



CitoPress-1

使用手册

手册编号: 15777001

发布日期: 10.12.2015
更新 30.05.2016



CitoPress-1
使用手册

目录

页码

用户指南	1
参考指南	30
快速参考	43

如果您有技术问题需要咨询或者当您需要订购配件时，请务必说明序号以及电压/频率。您可在机身的型号牌上找到该产品序号和电压。我们可能还会要求您提供手册的发布日期和编号。这些信息可以在封面页找到。

应注意遵守以下相关限制，若违反本限制，Struers 有权拒绝履行相关法定义务：

使用手册：Struers 使用手册仅可用于其所涉及到的 Struers 设备

服务手册：Struers 服务手册仅可由 Struers 授权的受训技术人员使用。仅用于其所涉及到的 Struers 设备。

Struers 公司对手册文字/插图中的错误不负任何责任。手册中相关信息的更改恕不另行通知。手册中可能会提到当前版本设备中未包括的零配件。

原版手册的翻译件。手册内容版权归 Struers 所有。未经 Struers 公司书面许可，请勿对手册内容进行复制。

版权所有。© Struers 2016。

Struers
Pederstrupvej 84
DK-2750 Ballerup
Denmark
Telephone +45 44 600 800
Fax +45 44 600 801



CitoPress-1

安全防范表

使用前务必仔细阅读

1. 操作员需谨记遵循此使用手册来操作机器。
2. 确保机器置于一个通风良好的房间内，同时放置其的工作台要足够承量、水平，且处于一个适当的工作高度。
3. 确保真实的电压和机器背面以及加热/冷却单元上所标明的电压一致。机器必须接地。
4. 确保水连接安装正确且无渗漏。机器运行时主水龙头必须保持打开。如果人离开工作台，机器无人值守，需要关闭主水龙头。
5. 运行过程中，出水管出来的冷却水温度很高。确保人不会接触到冷却水。
6. 确保出口软管与整个出水系统之间安全连接。
7. 确保只使用水（或者内含 Struers 认可添加剂的水）作为冷却介质。
8. 安装镶嵌单元后：
确保箭头对齐以便将镶嵌单元固定到位。
确保固定螺丝的紧固。
关上盖子并更换盖板。。
9. 确保带上柱塞的顶封盖在加压之前已经正确安装到镶样筒上或已完全从镶样筒移去。
10. 操作倒角的柱塞（可选项）时要小心，防止尖锐边缘造成损伤。
11. 进行镶样的力/压力请勿超过 Struers 在《热镶应用指南》中就真实镶样筒直径和树脂所推荐使用的数值。


CitoPress-1
使用手册

- 12.** 热循环之后打开顶封盖之前，确保镶样筒已冷却至少 2 分钟。
- 13.** 进行任何维护之前，确保机器和电网供电已断开连接。
- 14.** 安装或卸载镶样单元时，请勿操作机器。
- 15.** 操作过程中，务必确保顶封盖已拧紧。
- 16.** 当运行安装程序时，机器不能无人值守。
- 17.** 万一发生水渗漏或其他形式的故障，务请立即对机器进行维护。

本设备仅作特定用途，操作必须严格遵循此使用手册。

本设备仅可结合使用由 **Struers** 提供的耗材。如因误用、安装不当、改装、疏忽、意外或维修不当而导致用户受伤或机器受损，**Struers** 概不负责

在维护或维修过程中，应由训练有素的资深技术人员（机电、电子、机械、风动等）来拆卸设备部件。

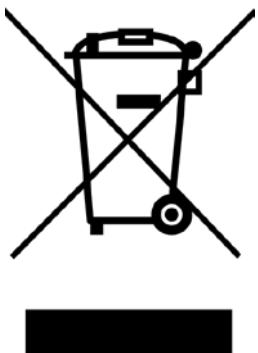

废弃处理

标有 WEEE 符号  的设备含有电子或电气元件，禁止作为一般的废物处理。

关于如何依据本国法规对这些设备进行合法处理，请咨询您当地有关的政府部门获取更多信息。

用户指南

目录	页码
----	----

1. 开始

检查包装内容.....	3
拆箱和放置 CitoPress.....	3
开始熟悉 CitoPress	4
噪音等级.....	5
供给电源.....	6
打开通风阀	7
供给水源.....	7
连接水进口	7
连接水出口	7
安装下柱塞	8
安装镶样单元.....	9
安装旋转臂	12
拆卸镶样装置.....	13
拆卸下柱塞	13
更换镶样装置.....	13
软件设置.....	14
使用软件菜单	15
配置菜单.....	16
设置语言.....	17

2. 基本操作

使用控制器	18
CitoPress-1 的控制面板	18
控制面板功能.....	19
进程设置显示.....	20
使用进程设置菜单	21
改变进程值	21
对下个试样继续应用此设置.....	22
镶嵌试样	23
放置试样.....	23
浇注树脂到试样上	23
安装顶封盖	23
启动镶样进程	24
停止镶样进程	25
移去顶封盖	25

3. 日常维护

日常维护	26
去除残留物	26
清洁柱塞	26
移去上柱塞	27
润滑顶封盖螺纹	27
每月维护	28
清理下柱塞下方	28
年度维护	29
拧紧接头螺栓	29
清洗水过滤器	29
冷却盘管除垢	29

1. 开始

检查包装内容

CitoPress-1

- 1 CitoPress-1 机器
- 1 旋转臂
- 3 电源电缆
- 1 压力软管
- 1 过滤垫片
- 1 过滤垫片还原环
- 1 垫片
- 2 还原环用垫片
- 2 镶样树脂用量匙
- 1 漏斗
- 1 使用手册 (套)

镶样单元

- 1 镶样单元
- 1 带上柱塞的顶封盖
- 1 下柱塞
- 1 活塞销
- 1 脱模剂
- 1 刮铲

拆箱和放置CitoPress


- 移去货架上所有确保 CitoPress 安全运输到位的方头螺栓。移去支架。
- CitoPress 应置于牢固的桌子或者工作台上，且处于一个适当的工作高度。
- 机器放置应靠近电源、水（进口）和水（出口）。

CitoPress-1
使用手册

开始熟悉CitoPress


先花一些时间熟悉下 CitoPress 机器各组件的名称和位置。

前视图

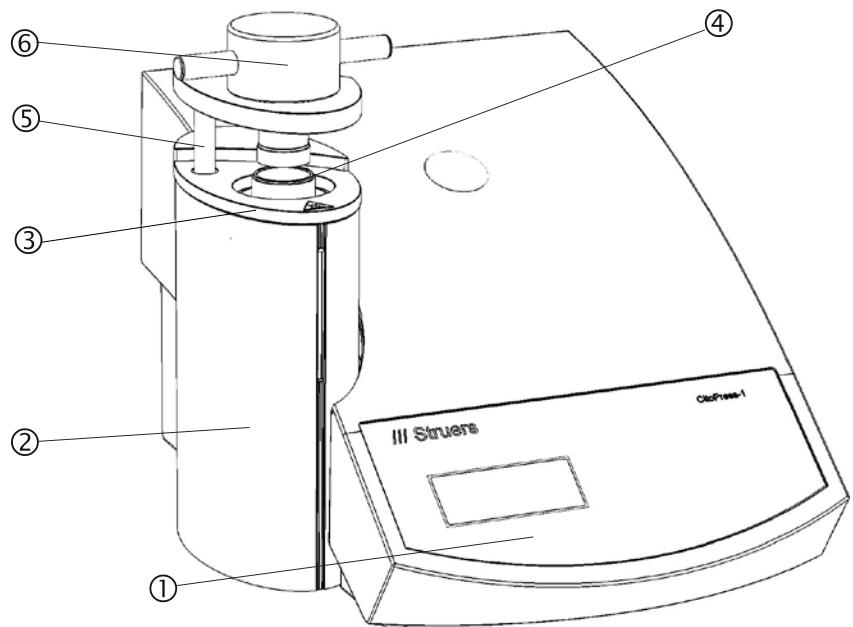

- ① 前面板
- ② 镶样单元盖
- ③ 镶样单元顶层面板
- ④ 镶样单元
- ⑤ 顶封盖旋转臂
- ⑥ 顶封盖

后视图

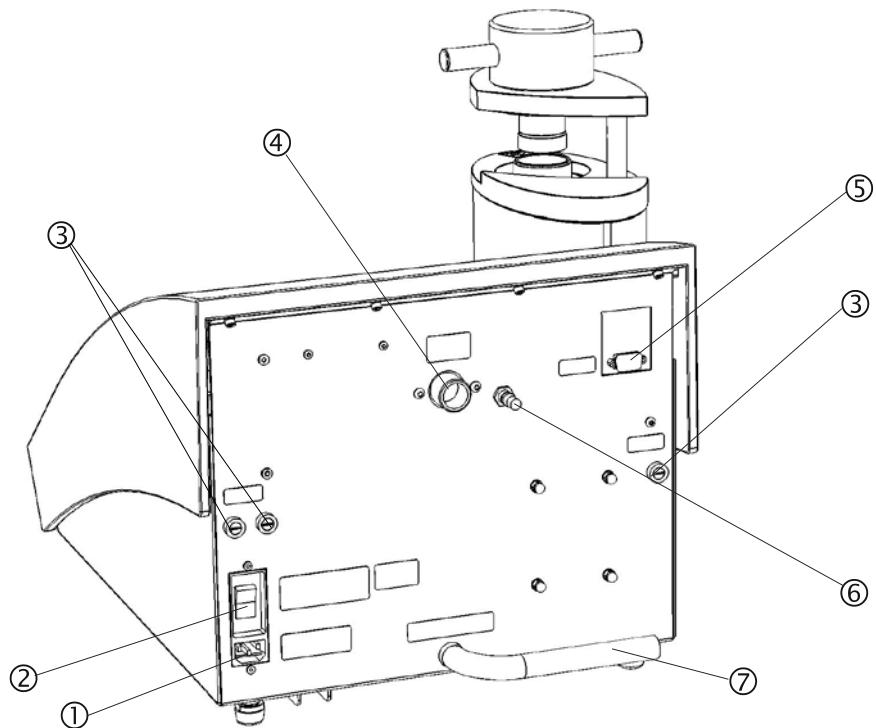

- ① 电网供电插槽
- ② 电源开关
- ③ 保险丝座
- ④ 水进口
- ⑤ RS232 插槽。用来连接至 LAN（可选）
- ⑥ 通风阀
- ⑦ 水出口管

噪音等级

泵运行时，在距离机器 1.0 米/39.4 英寸处测得的噪音等级约为 63 dB(A)。

供给电源

安装电气设备时，始终谨记切断电源。

重要

检查电网供电电压是否与机器型号牌上标明的电压一致。

CitoPress 出厂包装内带有 3 种电缆：

连接机器



3 条电缆的另一端口都配备有 IEC 320 电缆连接器（其必须被连接至 CitoPress）。

单相供电



2 插脚（欧洲 Schuko）插头适用于单相接头。

如该电缆插头不适用于您的国家，则必须选用适当的插头来代替。导线必须按以下方式进行连接：

黄/绿： 地线

褐色： 火线（带电）

蓝色： 中线

用来连接单相电源的 3 芯（北美 NEMA 5-15P）插头。

如果电缆上的插头在你的国家中并不适用，则须更换一个适用的插头。引线连接方法如下：

绿色： 地线

黑色： 火线（带电）

白色： 中线



2 相供电

3 插脚（北美 NEMA 6-15P）插头适用于 2 相电源接头。（此连接线用于连接 CitoPress-20。）

如该电缆插头不适用于您的国家，则必须选用适当的插头来代替。导线必须按以下方式进行连接：

绿色： 地线

黑色： 火线（带电）

白色： 火线（带电）



警告！

不得用 6-15P 电缆连接使用 110V 电压的机器。

此操作或将导致物资损失。

打通风阀

为平衡机器液压系统的压力，有必要打通风阀。这个阀门在运输过程中是关闭的，并采用一塑料帽进行保护。

- 从阀上移去塑料帽。
- 将阀门完全打开。
- 使用锁紧螺帽确保阀门处于打开位置。

供水水源

冷却水通过主水龙头供水。

连接水进口



连接 CitoPress 的水进口和水出口：

- 将压力软管安装到 CitoPress 背面的水进口管处。
 - 将过滤器垫片插入联接螺帽，并使螺帽平整一面对着压力软管。
 - 完全拧紧联接螺帽。
- 安装压力软管的另外一端到主水龙头，获取冷水。
 - 如有必要，将带垫片的还原环安装到主水龙头。
 - 完全拧紧联接螺帽。

注意

只可连接到冷水。

连接水出口


- 将水出口管未连接的一端放入排水槽。

注意:


确保管道没有堵塞，并确保有足够的落差（排水槽应比 CitoPress 位置低）
这样冷却水可通过水出口管排走。

安装下柱塞

- 将下柱塞放在活塞杆的顶部。

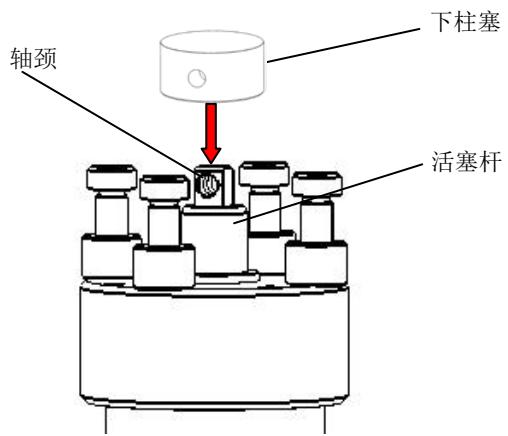

- 转动下柱塞，使得杆顶轴颈上的孔和柱塞上的孔对齐，并插入活塞销针。
确保销针的两端没有突出。

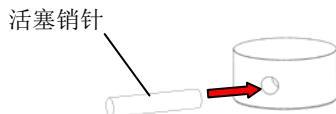

安装镶样单元

重要

请勿在安装镶样单元时，操作机器。

请遵循描述的步骤接水和接电。


应先接电后接水。

否则水易渗漏入电气连接中导致短路。

在 CitoPress:



- 拆下顶板，打开盖子。
- 拆下镶嵌单元的顶部封闭。
- 拧下固定螺丝。
- 打开镶样装置的盖。
- 将镶样装置宽松地放在镶样筒上。
- 转动镶样装置，将锁眼锁定槽和镶样筒上的 4 个螺栓对齐。

镶样装置：底视图

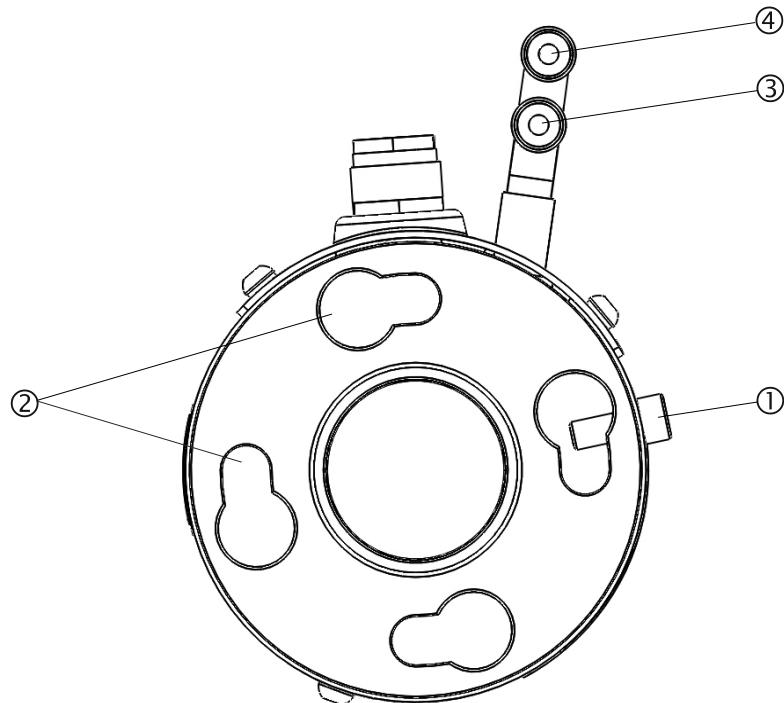

- ① 固定螺钉
- ② 锁眼锁定槽
- ③ 出水口接头：雄接口（蓝色）
- ④ 进水口接头：雄接口（红色）

- 降下镶样装置到镶样筒的螺栓上。
- 将镶样装置的电缆和供水接头放在一侧，确保在锁定镶样装置时，它们不会影响到镶样装置的移动。
- 当镶样装置放在镶样筒顶部时，顺时针转动镶样装置，直到两个箭头对齐为止，此时镶样装置已经锁好

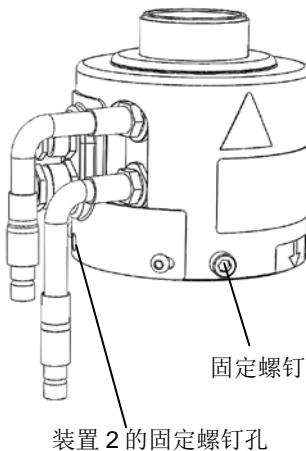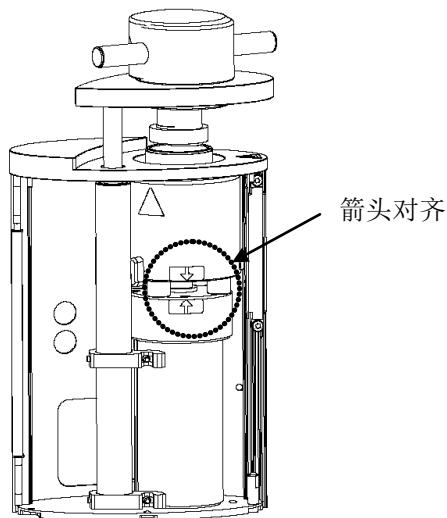


重要:

仔细检查镶样装置是否锁好。如果没有，操作过程中将损坏 CitoPress。


- 拧紧固定螺钉。
- 将镶样装置上的两根电缆连接到 CitoPress 的两个插座上。

大的那根插入到大的插座中，小的插入到小的插座中。拧紧两个插座上的连接螺母。

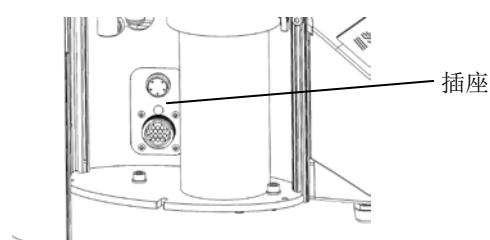

- 将镶样装置上的进水口和出水口的雄接口连接至 CitoPress 上的雌接口上。
 - 握住弹簧扣下来连接水耦合。
 - 释放弹簧圈和检车水连接是否牢固。

镶样装置：侧视图

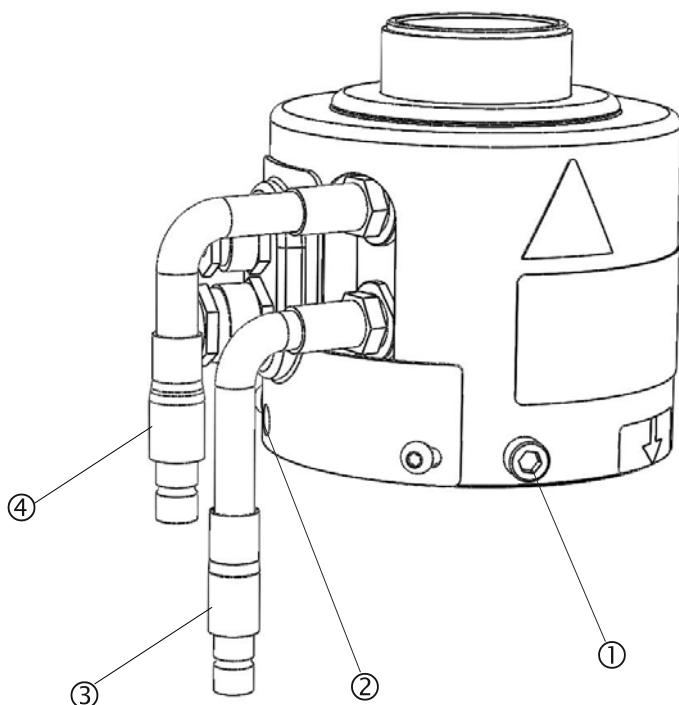

- ① 固定螺钉
- ② 装置 2（右塔）的固定螺钉孔
- ③ 出水口接头：雄接口（蓝色）
- ④ 进水口接头：雄接口（红色）

- 关闭盖。
- 将顶板装回原处。

重要

确保最佳性能和操作者的安全性：

- 确保箭头对齐以便将镶嵌单元固定到位。
- 确保固定螺丝的紧固。
- 关上盖子并更换盖板。

CitoPress-1
使用手册

安装旋转臂

- 将旋转臂穿过顶板上的孔，插入镶样装置盖上的套环。

安装顶封盖

- 将顶封盖装在旋转臂顶部的孔中。

重要

更换镶样装置之后，也需更换尺寸合适的顶封盖。

拆卸镶样装置

重要

拆卸镶样装置时，切勿对机器进行操作。
断开机器电源和供水系统。

重要

操作过程中，镶样装置会非常热。
在拆卸装置前，确保装置充分冷却了。

- 拆下顶封盖。
- 从镶样中提出，拆下旋转臂。
- 拆下顶板。
- 打开封盖。

重要

按照既定顺序断开供水和电力接头。如果先断开电力接头，再断开供水接头，会导致水滴漏到电力接头中去。

- 从机器雌接口上拆下镶样装置上的出水和进水的雄接头。5秒钟过后，再排放冷却装置中的水。
- 拧松大的和小的插头上的连接螺母，然后拔出插头。
- 拧松固定螺钉。
- 逆时针转动镶样装置，直到无法转动为止。
- 将镶样装置抬出镶样筒。

拆卸下柱塞

- 开启 CitoPress。
- 按下并按住柱塞向下▼键，持续数秒，将柱塞下降至最低限度。
- 关闭 CitoPress。
- 将活塞销针从下柱塞中拔出。
- 将下柱塞从轴颈中取出。

提示:

如果取下活塞销针困难：

- 开启CitoPress。
- 按下并按住柱塞向上▲键，升起镶样装置，使其离开四个螺栓。
- 关闭CitoPress。

树脂的积累会使下柱塞难以从镶嵌单元取出。
请联系 Struers 服务工程师获得松开下柱塞的建议。

更换镶样装置

- 按照“[拆卸镶样装置](#)”以及“[安装镶样装置](#)”给出的提示操作。

CitoPress-1
使用手册

软件设置

初次开机屏幕

CitoPress 初次通电后，按下电源开关，会出现下面两个屏幕：

请注意

本使用手册中的屏幕示例显示了许多可能的文本。
实际的屏幕显示可能会与本手册中的示例有所不同。



会出现一个弹出菜单，可设置偏好的语言：




服务信息开机屏幕



主菜单

主菜单会自动替换这些屏幕。

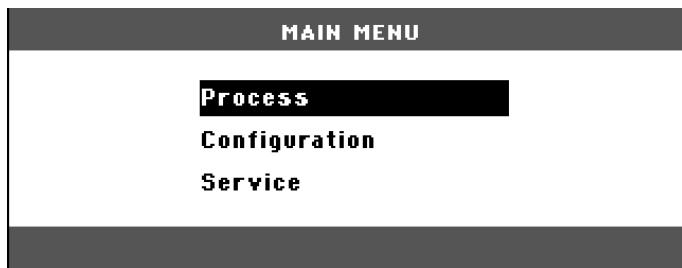

使用软件菜单

使用“向上”和“向下”键、“退出 Esc”键及“回车”键进行浏览和使用 CitoPress 的软件菜单。

向上和向下菜单键

- 按下“向上”和“向下”菜单键高亮菜单选项。



退出键

Esc

- 按下“退出”键返回上级菜单

- 按下“退出”键退出选择项，放弃任何所作的更改。

回车键



- 按下“回车”键选择高亮项。

- 按下“回车”键存储已做更改的值。

配置菜单

下文是对配置菜单中选项的描述。

CONFIGURATION	
Language	English
Display contrast	25
Temperature unit	°C
Pressure unit	bar
Acoustic signal	ON

语言

语言可以设置为英语（默认）、德语、法语、西班牙语或日语。

显示对比

显示的对比度可按个人偏好进行调节
(默认值: **25**, 可调范围: **0~50**)。

温度单元

可将温度显示单元设置为按摄氏或华氏进行显示。

压力单元

可将压力显示单元设置为按 **bar** 或磅/英寸进行显示。

声音信号

在镶样进程完毕之后得到声音信号的选项可设置为开或关。如果设为开, **CitoPress** 在镶样进程完成之后会发出蜂鸣音。
此外, 按下按键时, **CitoPress** 也会发出蜂鸣音。

设置语言

机器初次开机时，显示的语言为英语。

初次开机之后，如欲修改语言：

← 从主菜单，使用“向下”菜单键高亮配置选项。按下“回车”键选择该项。


↓
← 如有必要，从配置菜单使用菜单键高亮语言选项。

↓
← 按下“回车”键。
使用“向上”和“向下”菜单键高亮您所偏好的语言，然后按下回车键选择该项。

↓
← 按下“退出”键从配置菜单返回主菜单。

2. 基本操作

使用控制器
CitoPress-1 的控制面板

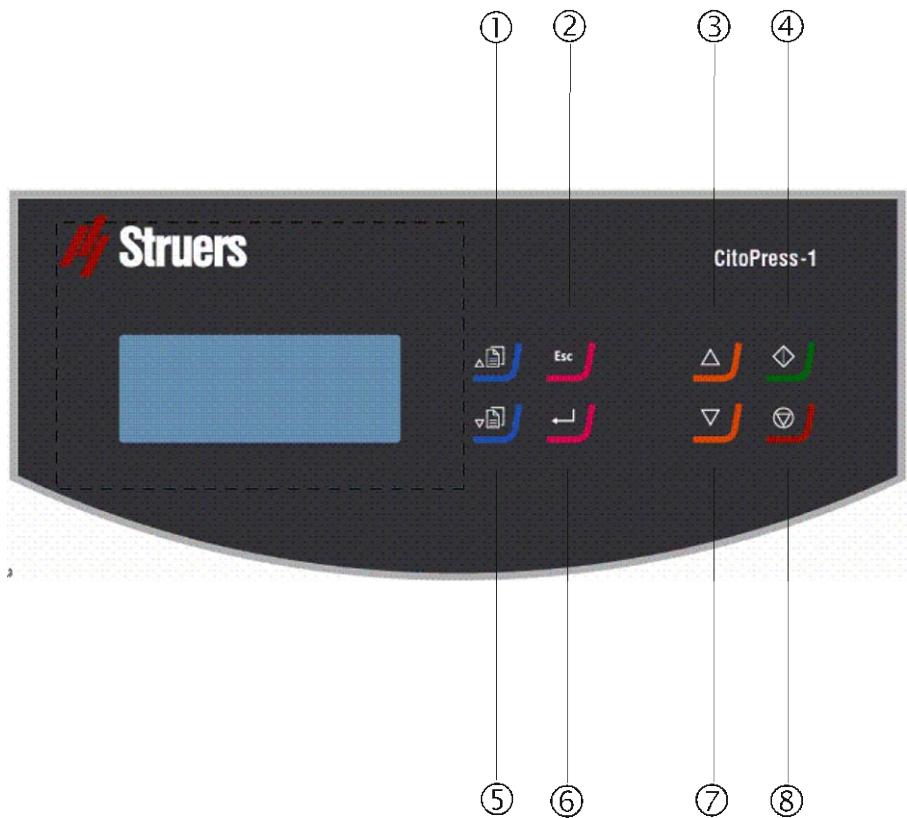

控制面板功能

名称	按键	功能	名称	按键	功能
① 向上菜单键		将高亮的菜单项向上移动，增加所选参数的数值。	⑤ 向下菜单键		将高亮的菜单项向下移动，减少所选参数的数值。
② 退出	ESC	菜单后退一步，放弃已修改但还未作存储的参数值。	⑥ 回车		选择高亮的菜单项，输入（存储）已修改的参数值。
③ 柱塞向上		启动下柱塞的向上运动。 柱塞会在达到其上止位后自动停止。	⑦ 柱塞向下		启动下柱塞的向下运动。 柱塞会在达到其下止位后自动停止。
④ 启动		启动机器和循环冷却单元，如果与其中之一相连的话。	⑧ 停机		停止机器和循环冷却单元，如果与其中之一相连的话。


CitoPress-1
使用手册

进程设置显示

进程设置由两部分组成:

A 加热

B 冷却

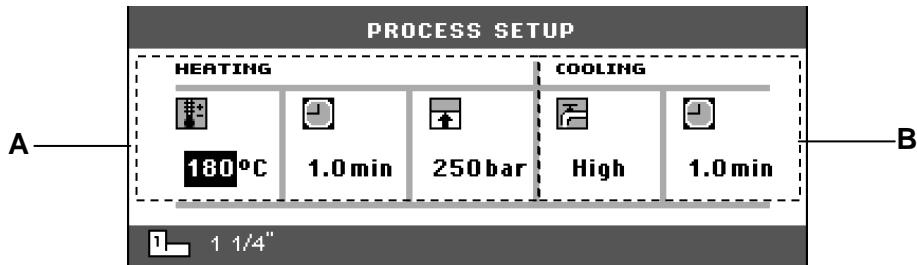

加热

加热区域用于设置和显示处理试样时的加热值。这些值为:

温度

持续时间

压力

冷却

冷却区域用于设置和显示处理试样时的冷却值。这些值为:

速度: 高、中和低

冷却时间


使用进程设置菜单 改变进程值

CitoPress 处理试样时用到的进程参数值设置进程如下：


注意：

下文示例是基于修改加热温度值；
编辑其他值的过程是一样的。


- ← 从进程设置菜单，使用“向上▲”和“向下▼”菜单键高亮加热温度选项。

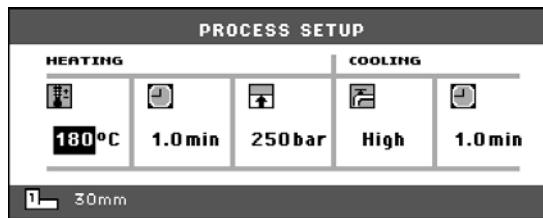

- ↓
← 按下“回车↵”键选中。

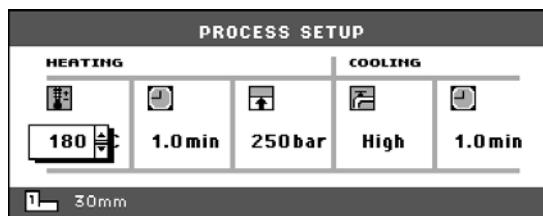


- ↓
← 分别使用“向上▲”或“向下▼”菜单键，来增加或减少所显示的温度值。

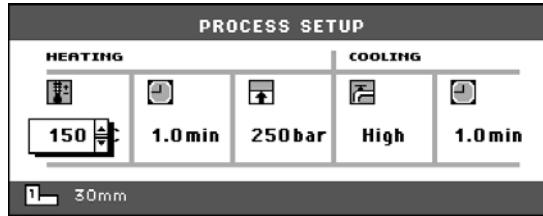

CitoPress-1
使用手册

↓ 按下“回车↵”键存储此值。显示屏将返回进程设置菜单。

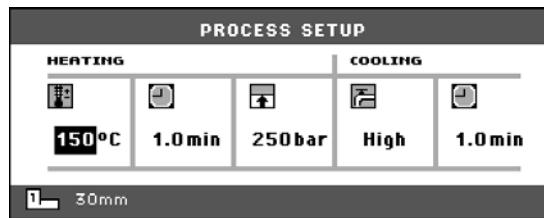

对下个试样继续应用此设置

在制备完一个试样后，CitoPress 显示最近一次使用的进程设置（关闭和重启机器之后亦如此）。如果这些设置适用于下个待处理试样，请准备好试样，然后按下“启动◊”，机器会自动运行此进程。

镶嵌试样

放置试样

- 按下“柱塞向上▲”键并保持直到下柱塞升至其上止位。
- 在下柱塞表面使用脱模剂。

重要

镶样柱塞的表面总是需要覆盖一薄层脱模剂，以防止树脂粘到柱塞表面上。使用 Struers 生产的 AntiStick，能够很方便地在柱塞表面轻轻地抹上一薄层硬脂酸盐粉末。

- 将试样放置到柱塞上。试样必须是干净、干燥且无油。为避免树脂出现裂纹，试样和镶样筒壁间的距离至少为 3mm。
- 按下“柱塞向下▼”。
下柱塞将降至其下止位。


浇注树脂到试样上

- 通过提供的漏斗配给适量的树脂到镶样筒内。

重要

总是要确保在压缩之后仍有足够的树脂覆盖试样。
请注意当树脂颗粒被逐渐压缩时，树脂的体积会减少。
如果树脂用量不足，柱塞可能会和试样接触，
柱塞和镶样筒均可能受到损坏。

安装顶封盖

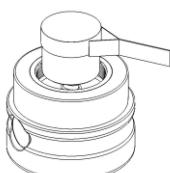

- 使用之前，请先去除镶样筒上部的树脂粉末。
- 清洁上柱塞的圆柱表面。已固化树脂可通过提供的刮铲很轻易地去除，而不会对柱塞表面造成破坏。
- 在上柱塞所有可接触表面使用脱模剂。
- 将带上柱塞的顶封盖置于镶样筒上。
- 垂直按下顶封盖；然后顺时针旋转直到拧紧为止。

重要

启动镶样之前，请先确保顶封盖已拧紧。

重要

如果柱塞不能很方便地进入镶样筒，则检查柱塞和镶样筒间是否有固化树脂。柱塞和镶样筒之间的间隙非常小，因此即便只是上次镶样所残留的极少量树脂都可能造成障碍。

启动镶样进程


警告

启动镶样之前，为防止因安装不当受损，
请确保镶样单元已顺时针旋转到两个箭头对齐状态。

- 按下“启动◆”键，启动镶样进程。

镶样进程中的显示

镶样进程中会出现“进程显示”屏幕，而非显示“进程设置”屏幕，其表示了当前阶段的进度（加热或冷却），以及距离镶样完成的时间。

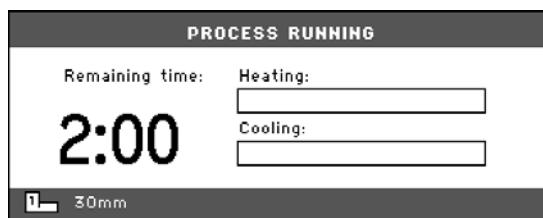

显示进程参数

← 按下“回车←”键，显示进程参数。



Esc 按下“退出 Esc”键，返回进程显示。

停止镶样进程

- 冷却时间到达后，机器会自动停止。在镶样进程中的任何时刻都可以通过按下“停止”键的方法使机器停机。

重要：

如果您在镶样进程中停止了机器：

在打开镶样筒前请先让其冷却至少 2 分钟，如之前是个加热进程。

请注意镶样有可能已受损。

移去顶封盖

当镶样进程结束：

- 逆时针转动顶封盖直到将其从螺纹中拧出。
- 按下“柱塞向上▲”键将下柱塞升至其上止位。
- 将顶封盖转到一边，以方便取出镶好的试样。

3. 日常维护

积累的树脂会阻碍柱塞的运动和损坏柱塞。Struers 新系列的镶嵌单元中，柱塞具有抗粘涂层。上柱塞具有腰线以避免树脂积累。为了确保 CitoPress 更长的使用寿命，强烈建议您进行日常维护和清洁。

日常维护

去除残留物

- 采用湿布清理所有可接触的表面。

- 打开镶样单元盖（见“移去镶样单元”部分），然后将镶样单元盖内裸露表面上及螺纹上的残留物去除。
- 关闭镶样单元盖，见“安装镶样单元”部分。

清洁柱塞


在每次镶样前：

- 确保柱塞的平整表面无前次操作的树脂残留。
- 清洁上柱塞的圆柱表面。已固化树脂可通过提供的刮铲很轻易地去除，而不会对柱塞表面造成破坏。

重要

如果柱塞侧表面被严重刮伤，则必须更换柱塞。
如果顶封盖曾经掉落过，使上柱塞的边缘出现凹槽或变形，
则必须更换上柱塞。

移去上柱塞

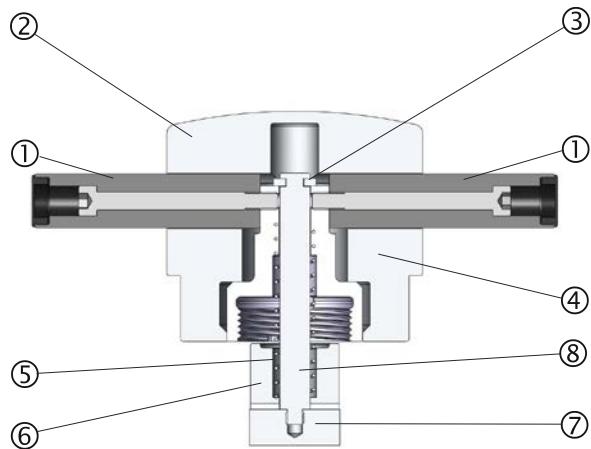

- ① 螺丝
- ② 顶封盖帽
- ③ 顶螺母
- ④ 固定垫片
- ⑤ 弹簧
- ⑥ 垫圈
- ⑦ 上柱塞
- ⑧ 摆杆

- 将顶封盖帽两边的手柄（①）螺丝拧松。
- 去除顶封盖帽（②）。
- 去除固定垫片（④）。
- 去除顶螺母（③）、弹簧（⑤）和垫圈（⑥）。
- 拉出上柱塞。除非绝对必要，否则不要将摇杆（⑧）从上柱塞中取出。
- 如果有必要移去摇杆，则用老虎钳或类似的设备把握住上柱塞（⑦）。柱塞表面必须采用塑料或软金属保护。

润滑顶封盖螺纹

固化的树脂堆积起来可能会使顶封盖难以关闭。

- 使用提供的刮铲去除顶封盖螺纹和镶嵌单元上所有固化的树脂。

提示

如果在螺纹处有轻微摩擦，

请使用干性润滑剂（例如硫化钼或石墨）进行润滑。

请勿在顶封盖和镶样筒的连接螺纹处使用油或油脂进行润滑。

镶样筒将在高温条件下运行，只有能够抗高温的干润滑剂才被允许使用。

每月维护

清理下柱塞下方

镶样过程中，一些固化的树脂会从下柱塞上掉下来并积聚在下面。必须将这些树脂清除干净，防止对机器造成损坏。


在 200 次镶嵌之后（默认），会弹出一个对话框，提示用户清洁下柱塞底部。

- 进行清洁之后，按确定。
- 按稍后继续操作 CitoPress。

- 移去镶样单元。
- 移去活塞销并拆下下柱塞。
- 用一块布或一个软刷去除下柱塞下方的树脂。
- 重新安上下柱塞，并用活塞销固定。
- 安装镶样单元。

年度维护**拧紧接头螺栓**

- 使用 5mm 内六角扳手，检查将镶嵌单元固定到镶嵌筒的螺栓有无松动。.(螺母应使用最大不超过 5 Nm (4 lbf-ft) 的力拧紧。)

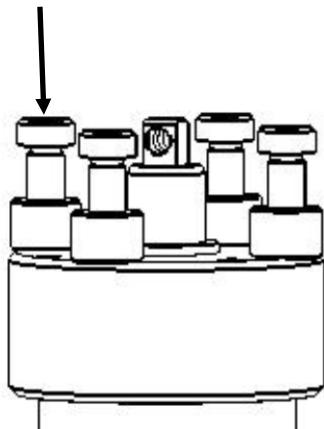**清洗水过滤器**

随着时间的推移，水过滤器中可能会积聚一些微粒，应及时去除它们。

遵循以下步骤清洗水过滤器：

- 关闭供水，拆下水进口管。
- 从联结螺母移去过滤垫圈，并用水彻底冲洗。
- 再次连接水进口。（参考“连接水进口”章节）。

冷却盘管除垢

当主水管出来的冷却水中含有较高的白垩或矿物质成分的时候，它们会在冷却盘管表面形成沉淀。这会降低冷却效果，所以每年都要对冷却盘管进行除垢处理。

- 移去镶嵌单元（见“[移去镶嵌单元](#)”部分）。
- 冷却系统排水。
- 采用柔[性除垢剂](#)（譬如用来冲洗咖啡机的）冲洗盘管，并搁置½小时。
- 用干净的水冲洗盘管。
- 重新安装镶嵌单元（见“[安装镶嵌单元](#)”部分）。

如冷却盘管内仍有沉淀，重复这一步骤，并让除垢剂在镶嵌单元内保留过夜，然后在次日用水冲刷。

除垢液*

推荐使用乙酸或者柠檬酸来除去镶嵌单元上的垢。

不要使用氧化酸如硝酸(HNO_3)，会损坏镶嵌单元内的铜，还可能产生有毒气体。不要使用氧化剂合成的酸，如过氧化氢(H_2O_2)，会损坏镶嵌单元内的铜。

参考指南

目录	页码
1. Struers Metalog Guide™	31
2. 热镶应用指南.....	32
3. 附件	32
4. 耗材	32
5. 故障排除.....	33
6. 维护	
维护菜单	38
进入维护菜单	38
统计菜单.....	39
传感器菜单	40
7. 技术数据.....	41

1. Struers Metalog Guide™

Struers Metalog Guide™（《金相制样指南™》）提供绝大多数常见金属的试样制备方法。该指南主要基于对材料两个关键特性（硬度和韧性）的简单分析。通过本指南，可以很容易地找到适合的方法，也能方便地进行耗材选择。如欲获知对实际试样的正确制备方法，请务必在 Struers 网站上查询 Struers Metalog Guide。

Struers Metalog Guide™

关于金相试样制备的完整指南。

struers.com/KNOWLEDGE/Metalog_Guide

2. 热镶应用指南

如需实用的镶样信息和帮助, 请查看 Struers “[热镶应用指南](#)” 或者访问 Struers 网站 <http://www.struers.com>, 查看常识部分。

提示

当在最新系列的镶嵌单元（带有金色外壳）中使用 **ClaroFast** 的时候, 将冷却速度提高到中等。

3. 附件

请参见 [CitoPress](#) 彩页以获得更多产品信息。



4. 耗材

请参考 [Struers 热镶手册](#) 获取产品详情。

建议使用司特尔耗材。

其它产品（如冷却液）可能含有侵略性溶剂，能溶解例如橡胶密封口。保修不包括机器部件（如密封口和管子）的损坏，因为这些损坏可能与使用非司特尔的耗材直接相关。

5. 故障排除

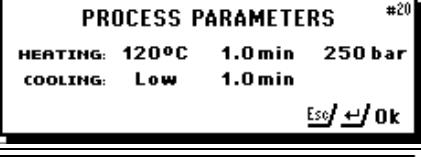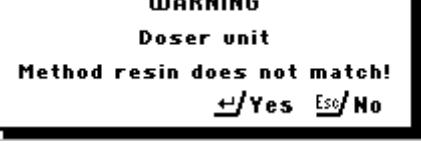显示/错误	原因	措施
错误信息		
	柱塞移动导致压力有误。	请联系 Struers 服务工程师。
	没有作为密码的阿拉伯数字可保留。	按下退出键，输入 4 个作为密码的阿拉伯数字。
	温度错误，镶嵌单元。	请联系 Struers 服务工程师。
	已按下“启动”，但未探测到镶样筒。	检查镶样筒已正确安装。 如果错误持续，请联系 Struers 服务工程师。
	在进程运行中时按下了回车键，显示了进程参数	为去除这一消息，可再次按下回车键。
	按下了加料键，用于目前方法的树脂与 CitoDoser 单元内保存的树脂名称不匹配。	按下回车键继续。 按下退出键中断进程，并在加料单元内添加方法所需的正确树脂。 注意：目前的加料装置树脂名称会显示在“加料设置”菜单中。
	NVram 致命错误。. 无法写入、配置数据或方法数据库。	请联系 Struers 服务工程师。
	可在数据库里存储 5 中加料装置树脂信息。	在数据库中保存一种新的加料装置树脂信息，在“加料设置”菜单中删除一种旧加料装置树脂。

CitoPress-1
使用手册

显示/错误	原因	措施
#26 ERROR P.O.S.T. Main supply voltage too low!		关闭 CitoPress，然后再次打开。 如果这个措施不起作用，联系 Struers 服务工程师。
#27 ERROR P.O.S.T. Main supply voltage too high!		关闭 CitoPress，然后再次打开。 如果这个措施不起作用，联系 Struers 服务工程师。
#28 ERROR P.O.S.T. PCB voltage out of range!	电压过大	关闭 CitoPress，然后再次打开。 如果这个措施不起作用，联系 Struers 服务工程师。
#29 ERROR P.O.S.T. Trafo OVERLOAD!		关闭 CitoPress，等待 5 分钟，然后再次打开。 如果这个措施不起作用，联系 Struers 服务工程师。
#31 ERROR Doser unit not found! <input checked="" type="checkbox"/> Restart <input type="checkbox"/> Esc / Cancel	在进行 CitoDoser 配置前已将它移去。	换上 CitoDoser，并为加料装置选择一种树脂。
#38 WARNING Top closure not tightened!	按下“启动”，CitoDoser 喷嘴定位在镶样筒上方。	移去 CitoDoser 喷嘴并拧紧顶封盖。

CitoPress-1
使用手册

显示/错误	原因	措施
声音信号		
长嘟嘟音	命令不能接受。	参考本手册的“基本操作”部分。
机器问题		
进程无法开始。	加热和冷却时间设为了零。	设置正确的时间。
不充分压缩。	不正确的力/压力设置。	设置正确的参数。
	压力系统故障。	请联系 Struers 服务工程师。
加热不足。	加热时间及温度设置不正确。	设置正确的参数。
	加热系统故障。	请联系 Struers 服务工程师。
冷却不足。	冷却时间设置不正确。	设置正确的参数。
	提供冷却水的主水龙头关闭或没有完全打开。	打开龙头。
	水进口过滤器堵塞。	清洁过滤器。
	循环冷却单元内水量不足。 水太热。	罐装冷却水到适当水位。 见“日常维护”部分。
	冷却盘管内石灰质水垢堆积。	见“日常维护”部分“ 冷却盘管除垢 ”章节。
冷却系统故障。		请联系 Struers 服务工程师。
机器下面有冷却水滴漏。	快插接头未正确安装。	从镶样单元移去盖子然后检查快插接头连接。

CitoPress-1
使用手册

显示/错误	原因	措施
错误	原因	措施
顶封盖不能拧入镶样筒螺纹中。	下柱塞下降高度不足，没有足够空间放置顶封盖。 顶封盖安装不正确。	按下“柱塞向下”键，降低柱塞。 将顶封盖垂直下压，逆时针旋转直至听到“咔”一声为止。然后顺时针旋转。
	上柱塞太热。	冷却顶封盖和上柱塞。 降低镶样温度。
	镶样筒上有固化的树脂。	使用铜线刷清理镶样筒。
	上柱塞的圆柱表面有固化树脂。	使用提供的刮铲清理柱塞。
	顶封盖曾经掉落在地面或者桌子上，导致柱塞边缘出现凸起。	更换上柱塞。
	顶封盖的螺纹连接或上柱塞受损。	将上柱塞从顶封盖上移去（见“日常维护”部分说明）。 尝试使用下面的流程确认问题所在： <ul style="list-style-type: none">■ 尝试在没有上柱塞的情况下，安装顶封盖。如若不行，请联系 Struers 服务工程师。■ 尝试将未连接的上柱塞塞入镶样筒内。如若不行，请联系 Struers 服务工程师。
顶封盖无法完全拧紧。	顶封盖螺纹上和镶样筒内有灰尘。 放置于上柱塞顶部用于热绝缘的盘片比上柱塞直径更大。	清洁螺纹。 仅可使用干的粉末状润滑剂。 请联系 Struers 服务工程师。

CitoPress-1
使用手册

显示/错误	原因	措施
错误	原因	措施
顶封盖无法拧松。	<p>在拧之前没有先反拧 $1/4$ 圈。</p> <p>在上柱塞圆柱表面有固化树脂。</p> <p>顶封盖螺纹上有灰尘。</p>	<p>要拧下顶封盖：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 将下柱塞上下移动几次。 <p>如仍无效：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 加热一分钟。然后重试。 <p>如仍无效：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 无施力状态下完成一次镶样，其中的加热和冷却时间设置为约 15 分钟。 <p>如仍无效：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 移去顶封盖上的两个把手。 ■ 移去顶封盖上的塑料盖（见“日常维护”部分）。 ■ 采用叉形扳手拧松顶封盖。
镶嵌的样品边缘锋利，损坏碳化硅砂纸。		<p>更换下柱塞为倒角柱塞（选项）。</p> 


6. 维护

维护菜单


CitoPress 配备有操作员维护菜单，其提供了关于机器操作历史以及当前操作状态的许多重要信息。

进入维护菜单

主菜单中，高亮维护菜单项然后选中。

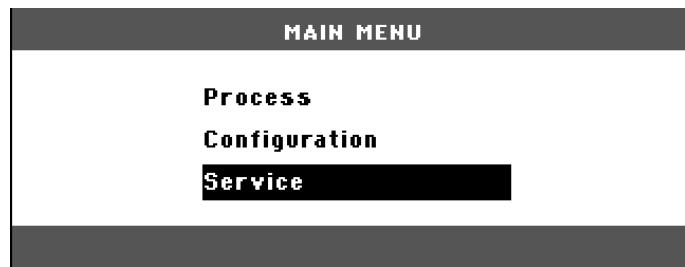

进入维护菜单后，可看到两个菜单项（统计和传感器）。

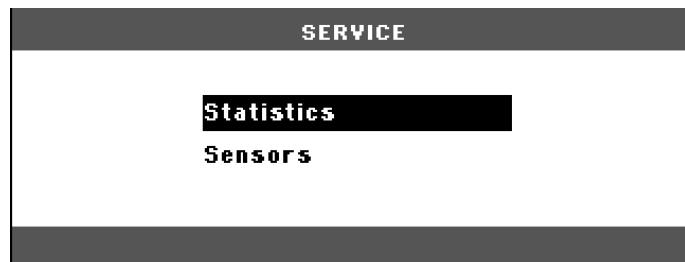

首先高亮然后选中，可进入这些菜单项。

统计菜单

CitoPress 测量和记录机器运行的统计信息，这些数据在统计显示中进行显示。下表提供了关于统计数据的信息。

项目	显示
统计	
序列号	(数字)
软件版本	(数字)
数据库版本	(数字)
启动装载器版本	(数字)
总计使用	
总计操作时间	(小时)
液压电机运行时间	(小时)
发热元件运行时间	(小时) / (所有单元的总和)
开/关键的操作次数	(计数)
冷却激活的操作次数	(计数)
上次复位后的统计	
总计操作时间	(小时)
距离上次服务的操作时间	(小时)
液压电机运行时间	(小时)
发热元件运行时间	(小时) / (所有单元的总和)
开/关键的操作次数	(计数)
冷却激活的操作次数	(计数)

传感器菜单

CitoPress 配备有一系列的传感器。这些传感器提供的实时数据在“传感器显示”中进行显示。下表为传感器数据信息。

传感器	显示
PCB 电压	
主 PCB 版本	ADC + Volt
+直流	ADC + Volt
+24VDC	ADC + Volt
+12VDC	ADC + Volt
+9.8VDC	ADC + Volt
+3.3VDC	ADC + Volt
-22VDC	ADC + Volt
LCD 对比度	ADC + Volt
变压器过载	是/否
PCB 输出	
加热单元用继电器	OK/短路
冷却单元用阀	OK/短路
电压选择器用继电器	OK/短路
RS232 服务	连接/未连接
镶样单元	
镶样筒尺寸	ADC+ (mm 或 inch)
镶样筒温度	ADC + (°C)
镶样筒油压	ADC + (bar)
液压泵电流	(ADC + 安培) (平均数)
液压泵电压	(ADC + 直流电压) (平均数)
电网供电电压	
开机时的电源电压。	ADC + Volt
当前电压。	ADC + Volt
最小电压 (200 小时)。	ADC + Volt (区域内显示已运行 200 小时)
最大电压 (200 小时)。	ADC + Volt (区域内显示已运行 200 小时)

7. 技术数据

主题	规格		
	公制/国际单位		美制
镶样规格			
镶样单元 (可选)	直径	25、30、40、50 mm	1¼" 1½"
压缩	活塞摇杆上的力	50–350* bar 步长 25 bar	725 - 5076* psi 步长 363 psi
*) 注意: 当使用 50 mm 直径镶样筒时, 最大力不得超过 250 bar / 3625 psi。			
加热 (带压力)	温度	120 / 150 / 180°C	248 / 302 / 356°F
时间		1~15 分钟之间变动	
冷却 (带压力)	时间	1~15 分钟之间变动	
速率		高: 全流量 (4.8 l/min) 中: 全流量的 20% (0.96 l/min) 低: 全流量的 3% (0.14 l/min)	
物理规格			
供水	自来水		
	水压	1 - 6 bar	14.5 - 87 psi
	进口管	Ø 10 mm	Ø ¾"
供电和消耗	电压/频率	200-240V / 50-60Hz	100-120V / 50-60Hz,
	电源相	单相 (N+L1+PE) 或 2 相 (L1+L2+PE)	
	能耗 空闲 最大	8W 1300W@200–240V	1300W@100–120V
	电流	5.6A@200–240V	13A@100–120V
尺寸和重量	宽度	480 mm	19"
	深度	560 mm	22"
	高度 (已安装有镶样单元和顶封盖)	450 mm	17.7"
	重量	34 kg	75 lbs

CitoPress-1
使用手册

主题	规格	
	公制/国际单位	美制
标准规范		
安全标准		请参考“一致性声明”
环境规范		
噪音等级	空闲	0 dB(A)
	最大	63 dB(A)
操作环境	温度(运行)	5–40°C 41–104°F
	湿度(无冷凝)	0–95% RH
界面规格		
控制	触摸面板	
带 LED 背光的 LCD 显示	160x240 点	

快速参考

放置试样

- 按下“柱塞向上▲”键并保持直到下柱塞升至其上止位。
- 在下柱塞表面使用脱模剂。
- 放置试样到柱塞上。

浇注树脂到试样上

- 按下“柱塞向下▼”键并保持直到下柱塞降至其下止位。
- 通过漏斗配给适量的树脂到镶样筒内。

安装顶封盖

- 先去除镶样筒上部的树脂粉末。
- 清洁上柱塞的圆柱表面。已固化树脂可通过提供的刮铲很轻易地去除，而不会对柱塞表面造成破坏。
- 在上柱塞所有可接触表面使用脱模剂。
- 将带上柱塞的顶封盖置于镶样筒上。
- 垂直接下顶封盖；然后顺时针旋转直到拧紧为止。

启动镶样进程

- 如有必要，改变部分处理参数至适当数值。
- 按下“启动◇”键。

停止镶样进程

- 冷却时间到达后，机器自动停止。

移去顶封盖

- 逆时针转动顶封盖直到将其从螺纹中拧出。
- 按下“柱塞向上▲”键并保持直到将下柱塞升至其上止位。
- 将顶封盖转到一边，以方便取出试样。

English

Declaration of Conformity



**Manufacturer,
responsible for
Technical File**

Struers A/S
Pederstrupvej 84
DK-2750 Ballerup, Denmark
Telephone +45 44 600 800

Herewith declares that

<i>Product Name:</i>	CitoPress-1/-10/-20 with CitoDoser
<i>Type No:</i>	573/ 574/ 577/ 578/ 579
<i>Machine Type:</i>	Hot Mounting Presses with Resin Doser

is in conformity with the provisions of the following directives:

Safety of Machinery

2006/42/EC according to the following standard(s):
EN ISO 12100:2011, EN ISO 13849-1:2008/AC:2009, EN ISO 13849-2:2014,
EN 60204-1:2006/AC:2010.

EMC-Directive

2004/108/EC according to the following standard(s):
EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007/A1:2011, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013,
EN 61326-1:2013.

RoHS

2011/65/EU according to the following standard(s):
EN 50581:2012.

**Supplementary
Information**

The equipment also complies with the following standards:
NFPA70:2014, NFPA79:2012 FCC 47 CFR Part 15, ICES-003

The above has been declared according to the global method, module A

Date: 11.03.2015

Christian Skjold Heyde,
Vice President, R & D and Production, Struers A/S

Dansk

Overensstemmelseserklæring



**Fabrikant,
ansvarlig for Teknisk
Dossier**

Struers A/S
Pederstrupvej 84
DK-2750 Ballerup, Danmark
Telefon 44 600 800

erklærer herved, at

<i>Produktnavn:</i>	CitoPress-1/-10/-20 med CitoDoser
<i>Type nr.:</i>	573+574+577+578+579
<i>Maskintype:</i>	Varmindstøbningspresser med resindoser

er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver:

Maskindirektivet

2006/42/EF efter følgende standard(er):
EN ISO 12100:2011, EN ISO 13849-1:2008/AC:2009, EN ISO 13849-2:2014,
EN 60204-1:2006/AC:2010.

EMC-direktivet

2004/108/EF efter følgende standard(er):
EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007/A1:2011, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013,
EN 61326-1:2013.

RoHS

2011/65/EU efter følgende norm(er):
EN 50581:2012.

**Supplerende
oplysninger**

Endvidere overholderes følgende standard(er):
NFPA70:2014, NFPA79:2012, FCC 47 CFR Part 15, ICES-003.

Ovenstående overensstemmelse(r) er erklæret iflg. den globale metode, modul A

Dato: 11.03.2015

Christian Skjold Heyde,
Vice President, Udvikling og Produktion, Struers A/S



Pederstrupvej 84
DK-2750 Ballerup
Denmark

CitoPress-1/ -10/ -20



Spare Parts and Diagrams

Manual No.: 15737001

Date of Release FHÉ .20FÍ
Á



*CitoPress-1/-10/-20
Spare Parts and Diagrams*

**Always state *Serial No* and *Voltage/frequency*
if you have technical questions or when ordering spare parts.**

The following restrictions should be observed, as violation of the restrictions may cause cancellation of Struers legal obligations:

Instruction Manuals: Struers Instruction Manuals may only be used in connection with Struers equipment covered by the Instruction Manual.

Service Manuals: Struers Service Manuals may only be used by a trained technician authorised by Struers. The Service Manual may only be used in connection with Struers equipment covered by the Service Manual.

Struers assumes no responsibility for errors in the manual text/illustrations. The information in this manual is subject to change without notice. The manual may mention accessories or parts not included in the present version of the equipment.

The contents of this manual are the property of Struers. Reproduction of any part of this manual without the written permission of Struers is not allowed.

All rights reserved. © Struers 20FÍ .

Struers A/S
Pederstrupvej 84
DK-2750 Ballerup
Denmark
Telephone +45 44 600 800
Fax +45 44 600 801

Spare Parts and Diagrams

Table of contents	Drawing
CitoPress-1/ -10/ -20	
<i>Drawings</i>	
CitoPress-20, complete	15740001H
Electronic, assembled	15740065B
Pump unit, assembled	15730062B
Hydraulic components f. bottom	15730063B
Hydraulic components f. tower	15730064A
Left tower, assembled	15730020Ü
Right tower, assembled	15740022P
Frontplate, assembled	15740015H
CitoPress-1	
<i>Diagrams</i>	
Block Diagram	15773050B
Wiring Diagram	15773100E
CitoPress-10	
<i>Diagrams</i>	
Block Diagram	15733050B
Wiring Diagram	15733100E
CitoPress-20	
<i>Diagrams</i>	
Block Diagram	15743050B
Wiring Diagram	15743100E






Some of the drawings may contain position numbers
not used in connection with this manual.

Spare Part list for CitoPress-1/-10/-20

Drawing	Pos.	Cat no.
15740001	CitoPress-20, complete	
	220 Seals for towers, 0.66m	15730142
15740065	Electronics, assembled	
	20 Power supply 85-264in. 24V/1A	2PA90025
	130 Trafo 115-230V/36V, 20A, 20%	2MT72324
	150 6.30A T FUSE GLASS 250V, 2 pcs, F1 + F2	2FU14300
	160 15AT FUSE CERAMIC 250V1 pcs F3	2FU17500
15730062	Pump unit, assembled	
	10 Hydr. Pump 36Vdc, 1.4liter/min	2YP70108
	20 Male stud connector 1/8" M14	2NH01018
	30 T-swivel w. nut run M14	2NH01014
	40 Swivel conn.w.nut run 1/2" M14	2NH01024
	50 Swivel conn.w.nut run 1/4" M14	2NH01020
15730063	Hydraulic components f. bottom	
	1000 Accumulator ADE 1/2" 0,07L 8bar	2YA00725
	10 Throttle valve ø4	2YI01004
	20 Silencer ø4	2YL10014
	30 Press.trans. 250bar 0.5-4.5V	2HP12250
	40 Quick coupling M10 ø4	2NF11004
	50 Hydraulic hose, 200mm	2NU90891
15730064	Hydraulic components f. tower	
	2000 Male stud connector 1/8" M14	2NH01018
	2010 Hydr.hose 1/8straight 90°elbow	2NU90890
15730020	Left tower, assembled	
	20 Hydraulic cylinder SL81	15730122
	70 Base elevator, assembled	15730035
15740022	Right tower, assembled	
	160 Light panel, 2 pcs (only CitoPress-10/-20)	15740030


Spare Part list for CitoPress-1/-10/-20

Drawing	Pos.	Cat no.
15740015		
Frontplate, assembled		
	10	Foil, CitoPress-20
	10	Foil, CitoPress-10
	10	Foil, CitoPress-1
	40	Display, 320X240 w. white LED
	80	PCB CitoPress, tested
	110	Optical encoder 24p
Accessories		
		Mains Cable, 0.75mm ² , Schuko
		Mains Cable, AWG16, Nema 5-15P
		Left elevator, assembled
		Water hose
		Right elevator, assembled
		Hot Mounting Guide
		Measuring spoon 20 ml
		Mains Cable, AWG18, Nema 6-15P

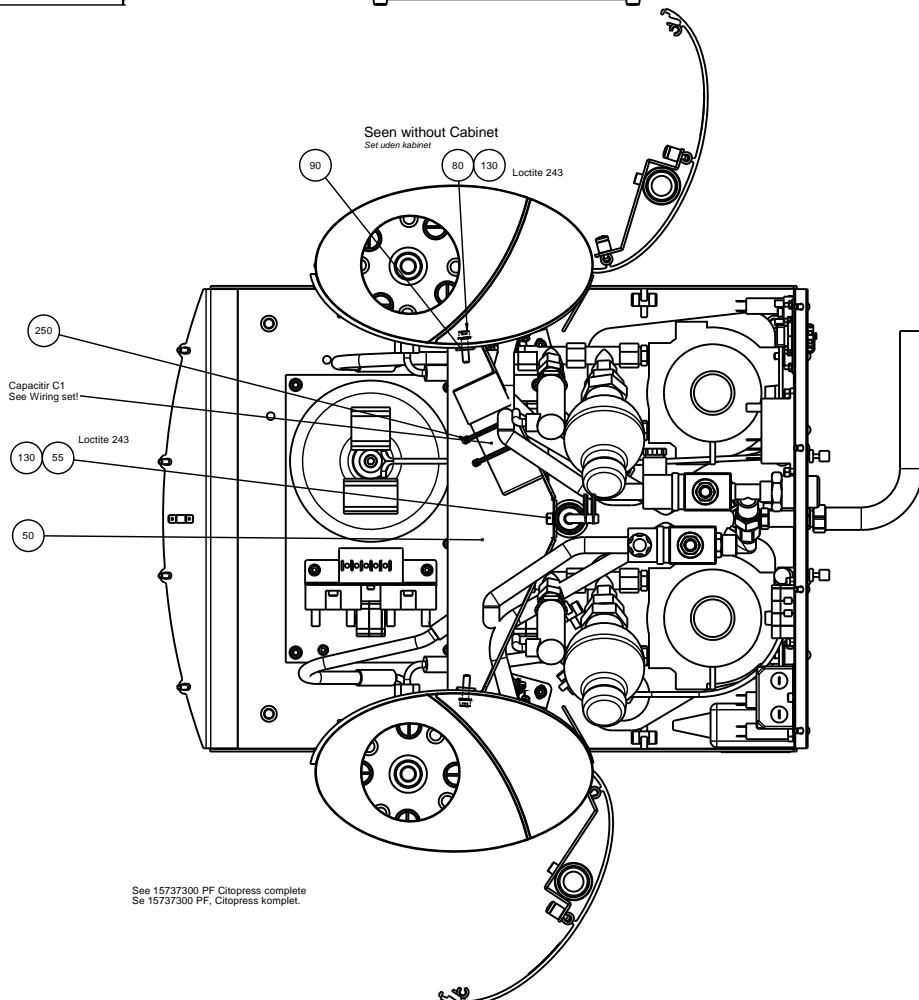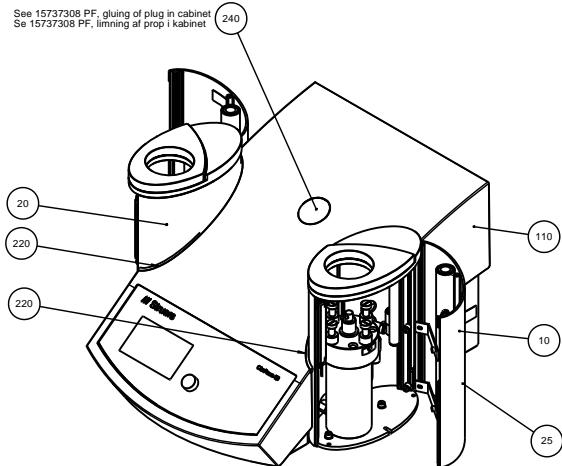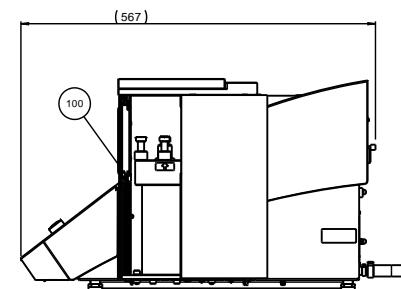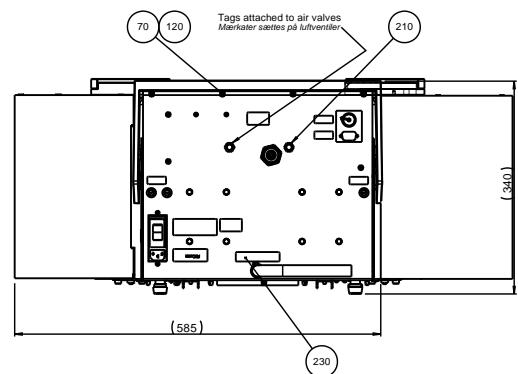
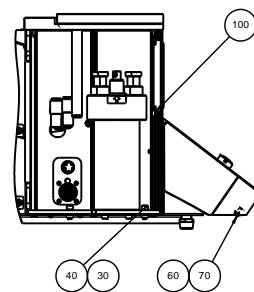


H	2015-02-02	pos 10 updated	OCR	2012-01-09	CJE / JV
A	27.02.2006		RMJ		
Revision	Crea. date	Revision description	Draw. Init	Appr. date	
	Material:	Scale:	Format:	Tolerance:	DIN ISO 2768 - mR
			A1	None	mR
	Description:				
	15740001 CitoPress-20, complete				
					Rev: H

1 2 3 4 5 6 7 8

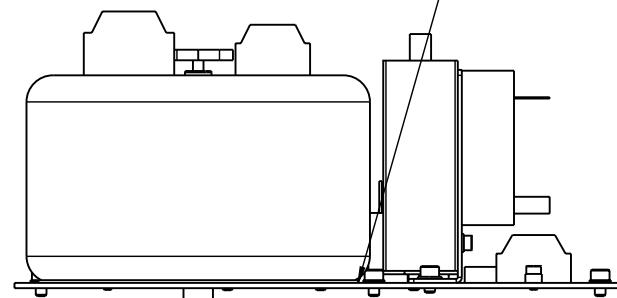


White rubber isolation for trafo (to be delivered with the trafo)
Hvid gummi isol.skive for trafo (leveres med transformeren)

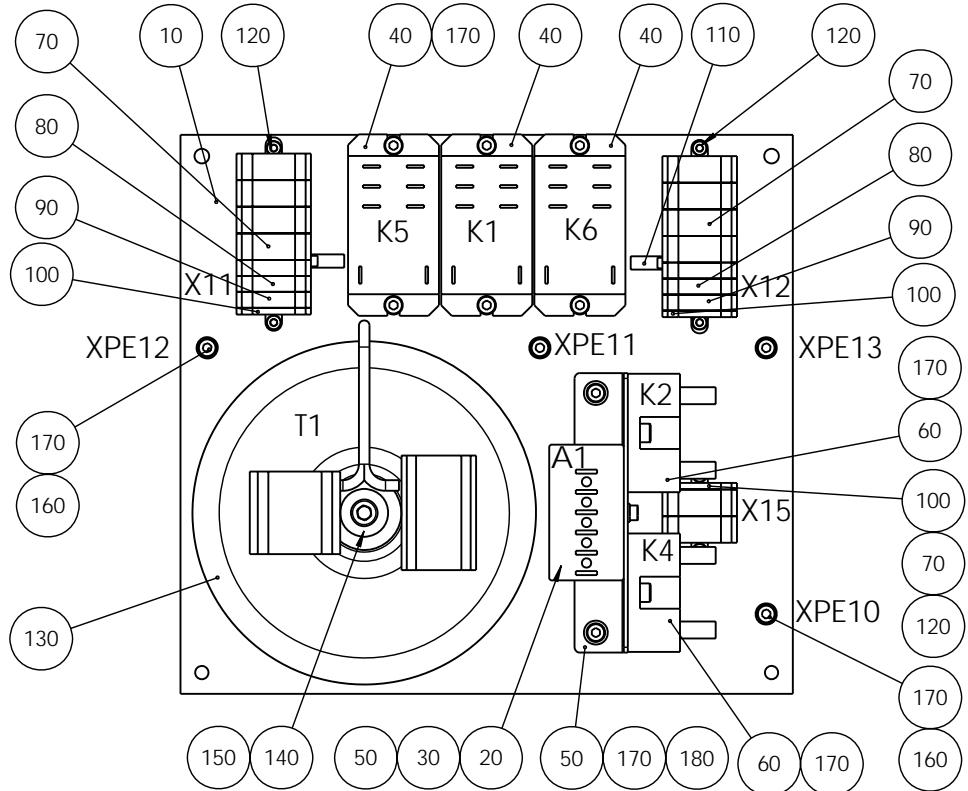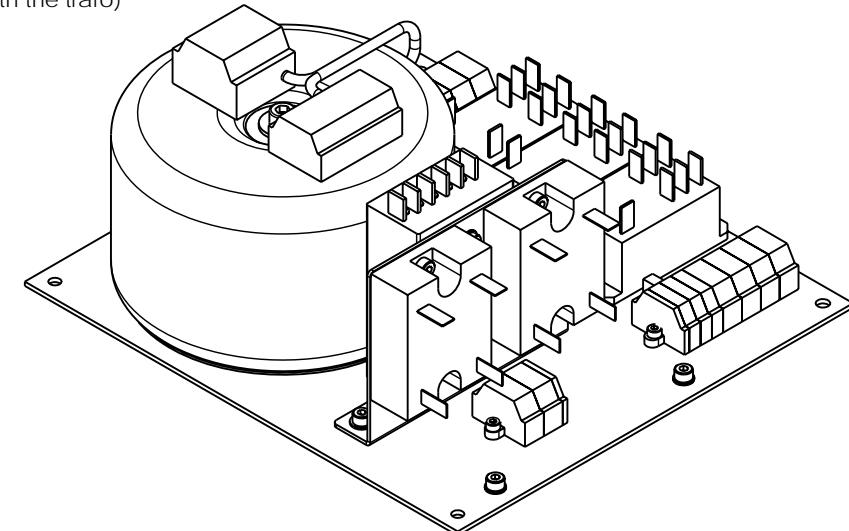

POS. NO.	AMOUNT	DRAW. NO.	MANUFACTURER	TYPE No	NOTE
10	1	15730136 Plate for electronics			
20	1	2PA90025 Power supply 85-264in. 24V_1A	Meanwell	RS25-24	
30	2	2TR50304 MC Skrue M3x4			
40	3	2KL46682 Relay 20A 2sk 24VDC fast on	Finder	Serie 66 66.82	
50	1	15730208 Bracket for power supply			
60	2	2KL82420 Solid state relay 20A AC 12VDC	Celduc	SCF-42324L	
70	10	2XL01331 Terminal block, 4-conductor	Wago	261-331	
80	4	2XL01301 Terminal block, 2-conductor	Wago	261-301	
90	2	2XL01307 Terminal block 2-cond. yegrn	Wago	261-307	
100	3	2XL11361 End plate w.fixing fl. 261-361	Wago	261-361	
110	2	2XL31402 JUMPER BAR, 2-WAY COMB-TYPE	Wago	261-402	
120	6	2TR50306 MC Skrue M3x6 A2			
130	1	2MT72324 Trafo 115-230V-36V 20A 20%	Ulteco	AA-72324	
140	1	2ZA20006 Skive 6 DIN 9021 A2			
150	1	2TR50680 MC skrue M6x80 A2			
160	8	2ZI40405 SKIVE M.UDV. FORTANDING 4 A4			
170	16	2TR50406 MC skrue M4x6 A2			
180	2	2ZA10004 Skive 4 DIN 125 A A2			
190	2	2ZA10003 Skive 3 DIN 125 A A2			

C					
B	27-09-06	Pos 170-190 added, amount of pos 40 changed	JLI	27-09-06	JLI
A	05-05-06		BMJ	05-05-06	JLI
Revision	Crea. date dd-mm-yy	Revision description	Draw. Init	Appr. date dd-mm-yy	Appr. Init
		Material:	Format:	Tolerance: DS/ISO 2768- Surface treat.: Non	
		Scale: 1:2	A3		
ID:	Description:				Rev: B
15740065 Electronic, assembled					

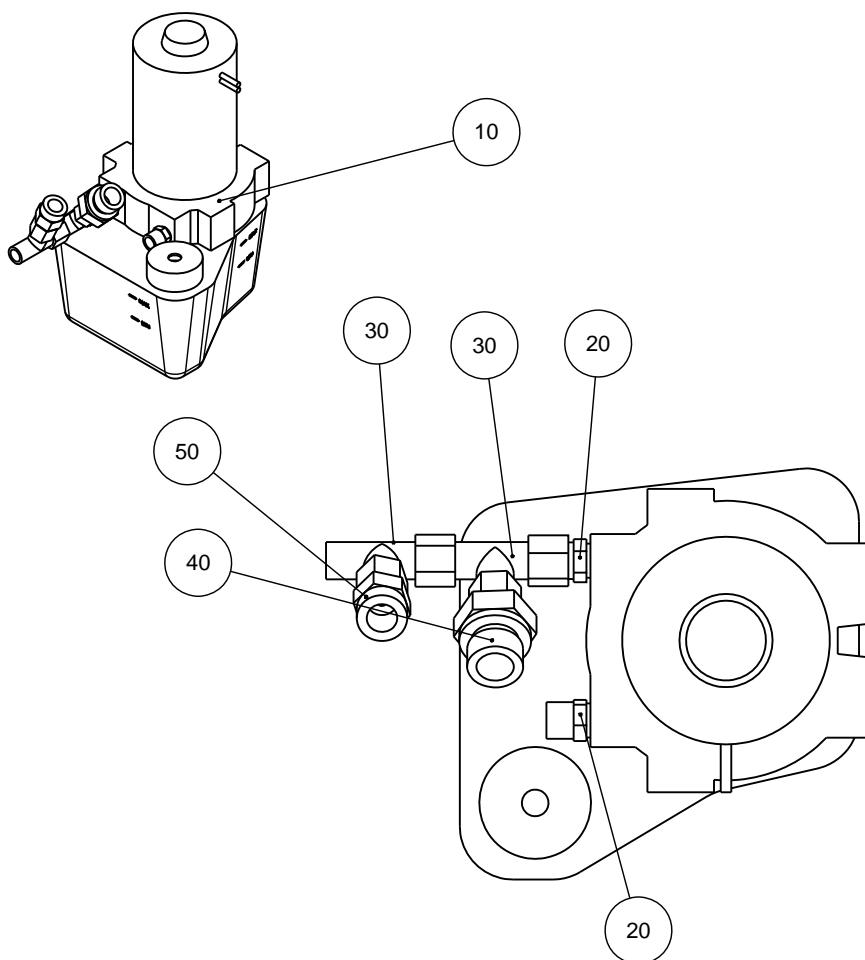

POS. NO.	AMOUNT	DRAW. NO.	NOTE
10	1	2YP70109 Hydr. Pump 36Vdc,1.1liter_min	
20	2	2NH01018 Male stud connector 1-8 M14	
30	2	2NH01014 T-swivel w. nut run M14	
40	1	2NH01024 Swivel conn.w.nut run 1-2 M14	
50	1	2NH01020 Swivel conn. w. nut run 1-4 M14	

B	2015-01-30	new pos. 10 2YP70109		OCR	2015-01-30	FTH / JTV
A	2006-04-12			BMJ	FTH	2006-12
Rev	Crea. date yyyy-mm-dd	Revision description		Draw. Init	Appr. date yyyy-mm-dd	Appr. Init
F			Material:	Scale: 1:2	Format: A4	Tolerance: DS/ISO 2768 - mK Weight : g
			ID: Description: 15730062 Pump unit, assembled			Rev: B

A


B

C


D

E

F

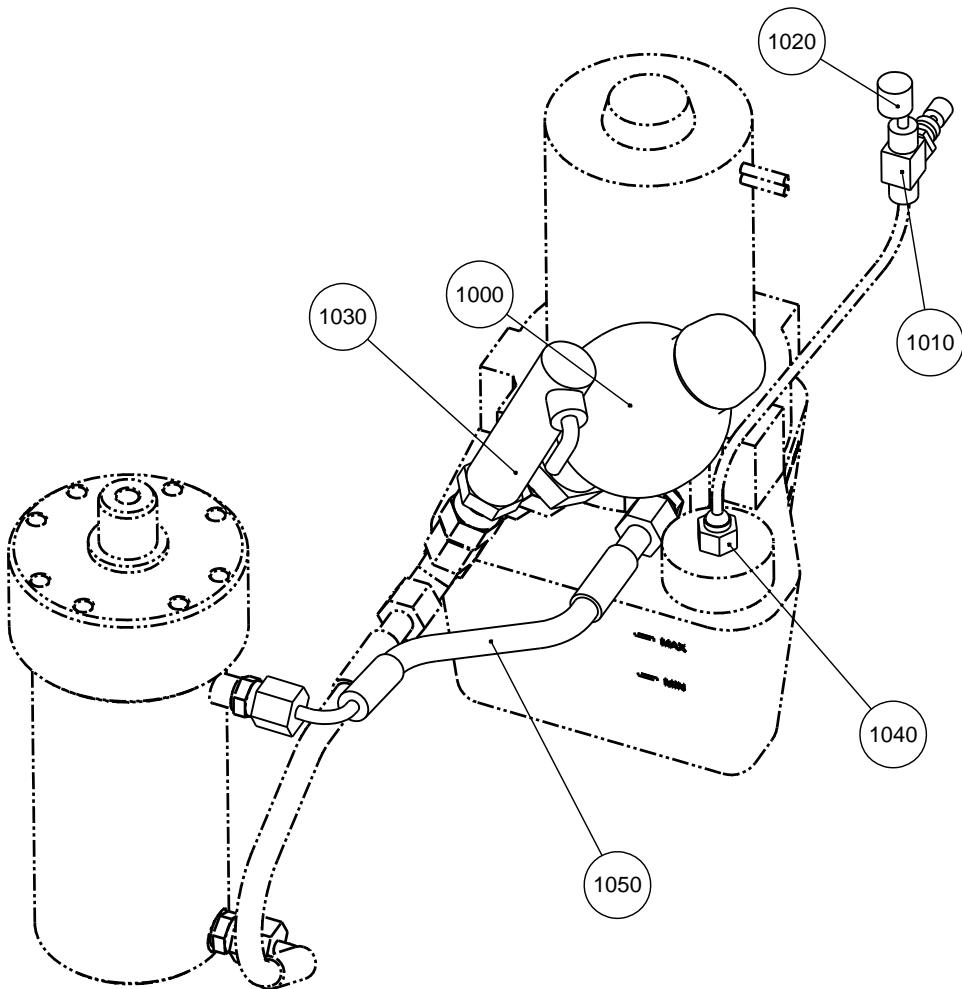

B	2015-02-02	new pos. 1000 2YA00726	OCR	215-02-02	FTH / JTV
A	24-08-07		JLI	24-08-07	FTH
Rev	Crea. date yyyy-mm-dd	Revision description	Draw. Init	Appr. date yyyy-mm-dd	Appr. Init

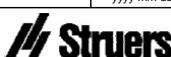

Pederstrupvej 84
DK-2750 Ballerup
Copenhagen
Denmark
Phone : +45 44600 800
Fax : +45 44600 804

	Material:	Scale:	Format:	Tolerance: DS/ISO 2768 - -	
				1:2	A4
ID:	Description:			Weight :	g
15730063 Hydraulic components for bottom					Rev: B


A

B


C

D

E

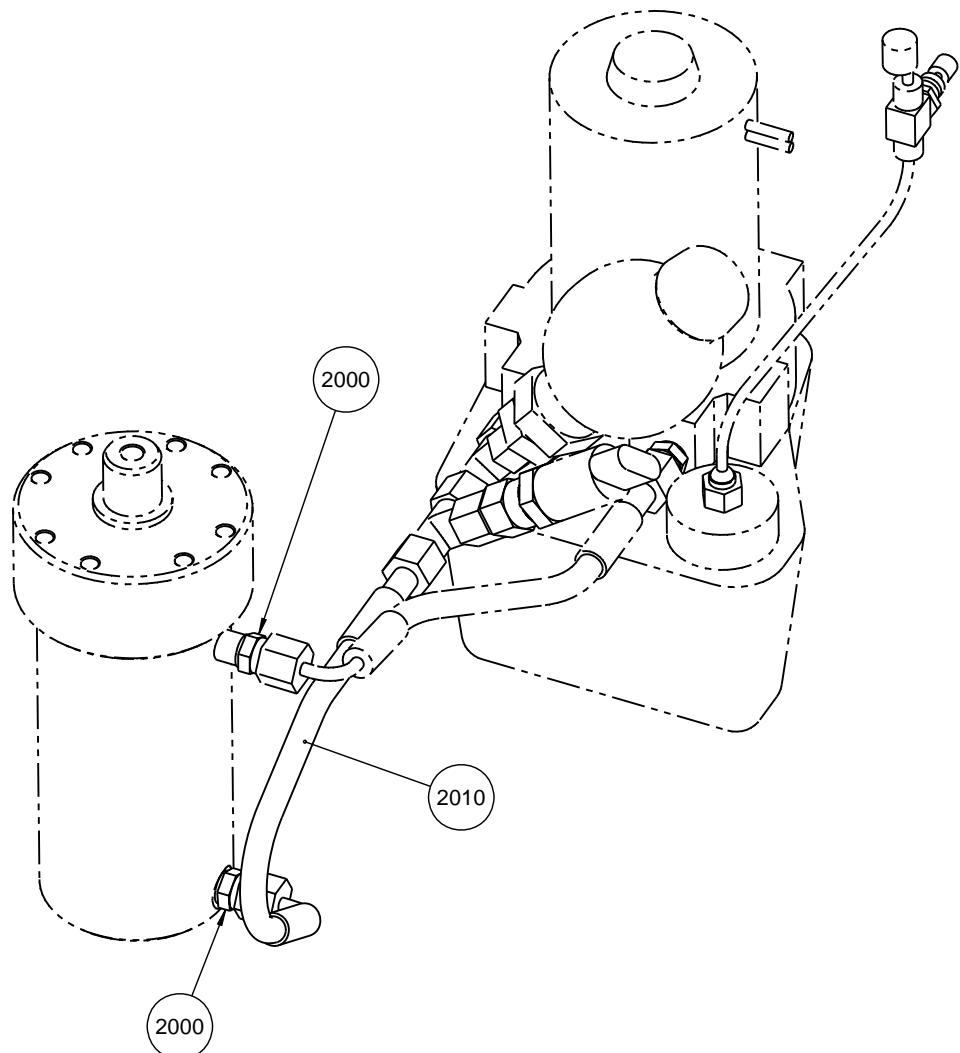


C				
B				
A	24-08-07		JLI	
Rev	Crea. date dd-mm-yy	Revision description	Draw. Init	Appr. date dd-mm-yy
F	Struers	Material: 	Format: 1:2	Tolerance: DS/ISO 2768 - - Surface treat.: None
	Pedestrupvej 84 DK-2750 Ballerup Copenhagen Denmark Phone: +45 44600 800 Fax: +45 44600 804	ID: 15730064 Description: 15730064 Hydraulic components for tower	Rev: A	

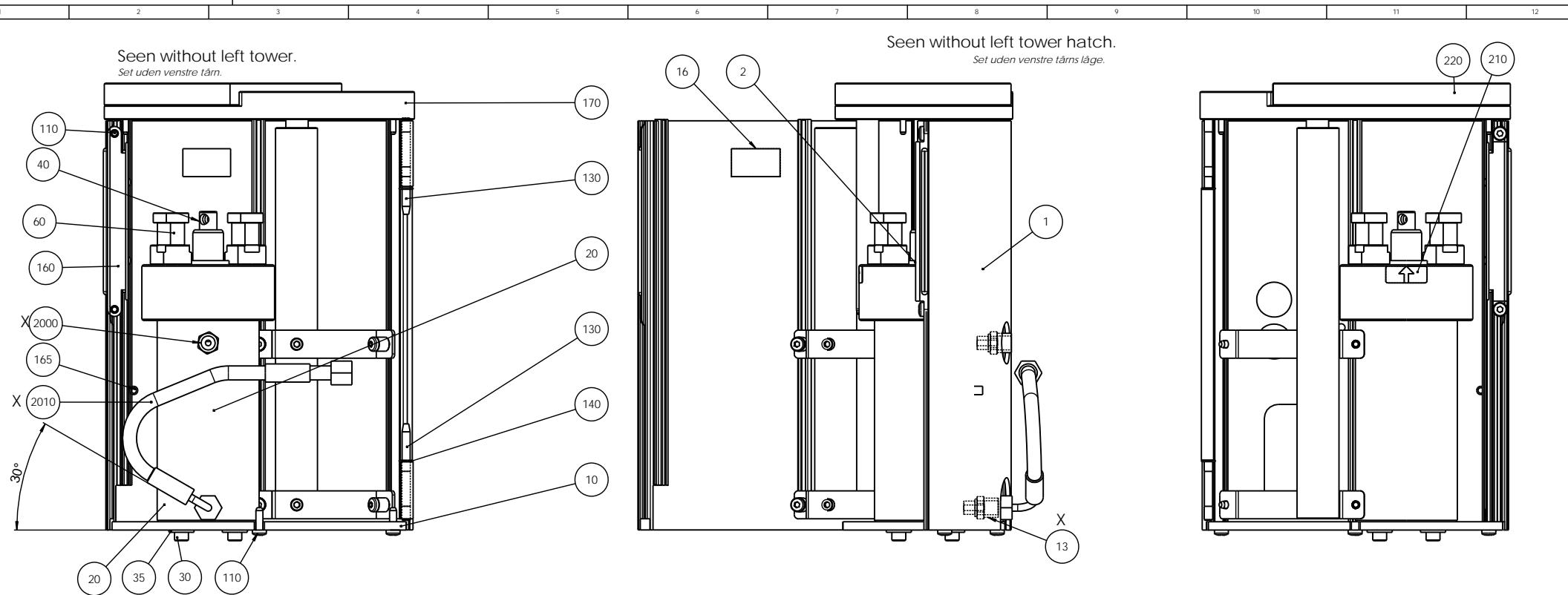

X: See part list 15730064

X: Se stykkliste 15730064


(20) (60) Glued with Loctite 648
Limes med Loctite 648

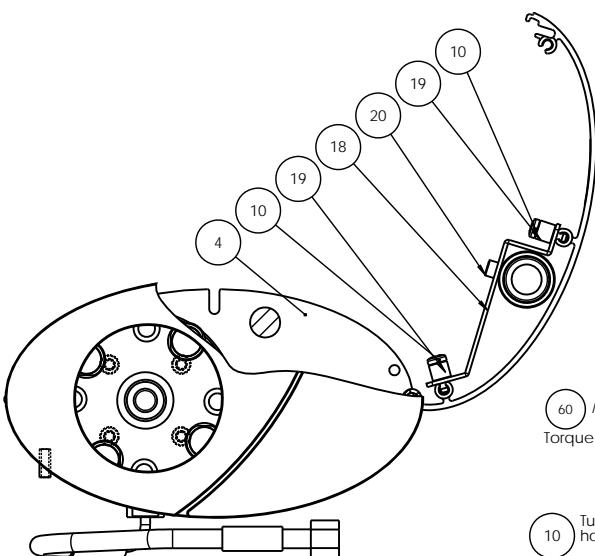


(10) Turn bottom plate to point cylinder long holes against elevator

See 15737303, PF Tower


R	2015-06-02	new Moment 5Nm pos. 60	OCR	2015-06-02	JTV
A	30-01-06		BMJ		
Revision	Crea. date yyyy-mm-dd	Revision description	Draw. Init	Appr. date yyyy-mm-dd	Appr. Init
	Pedersensvej 84 DK-2605 Brøndbyøster Denmark Phone: +45 44 600 600 Fax: +45 44 600 604	Material:	Scale: 1:2	Format: A2	Tolerance: DS/ISO 2768- mK Weight : g
ID:	Description:				
15730020 Left tower, assembled					Rev: R

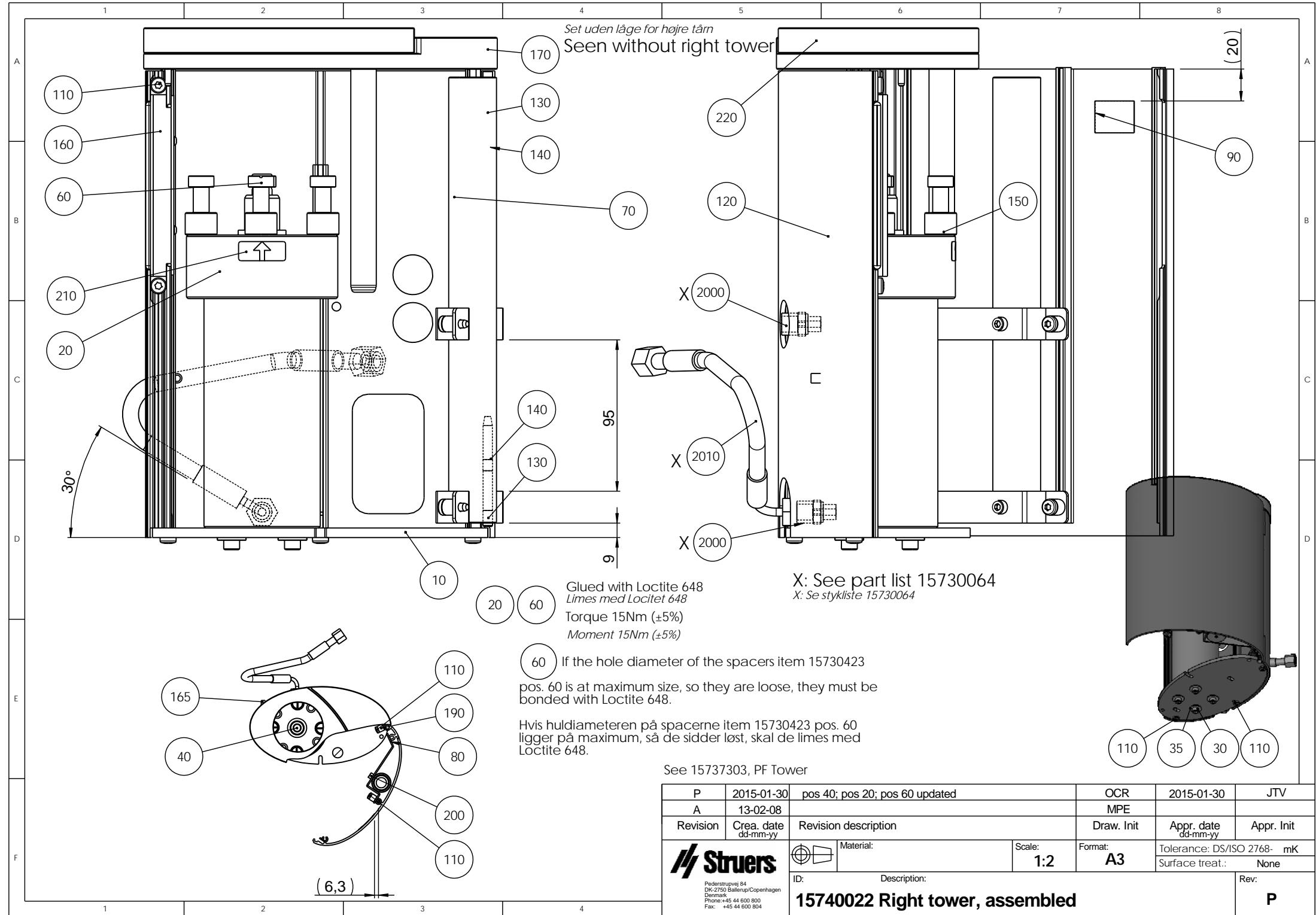

1 2 3 4 5 6 7 8

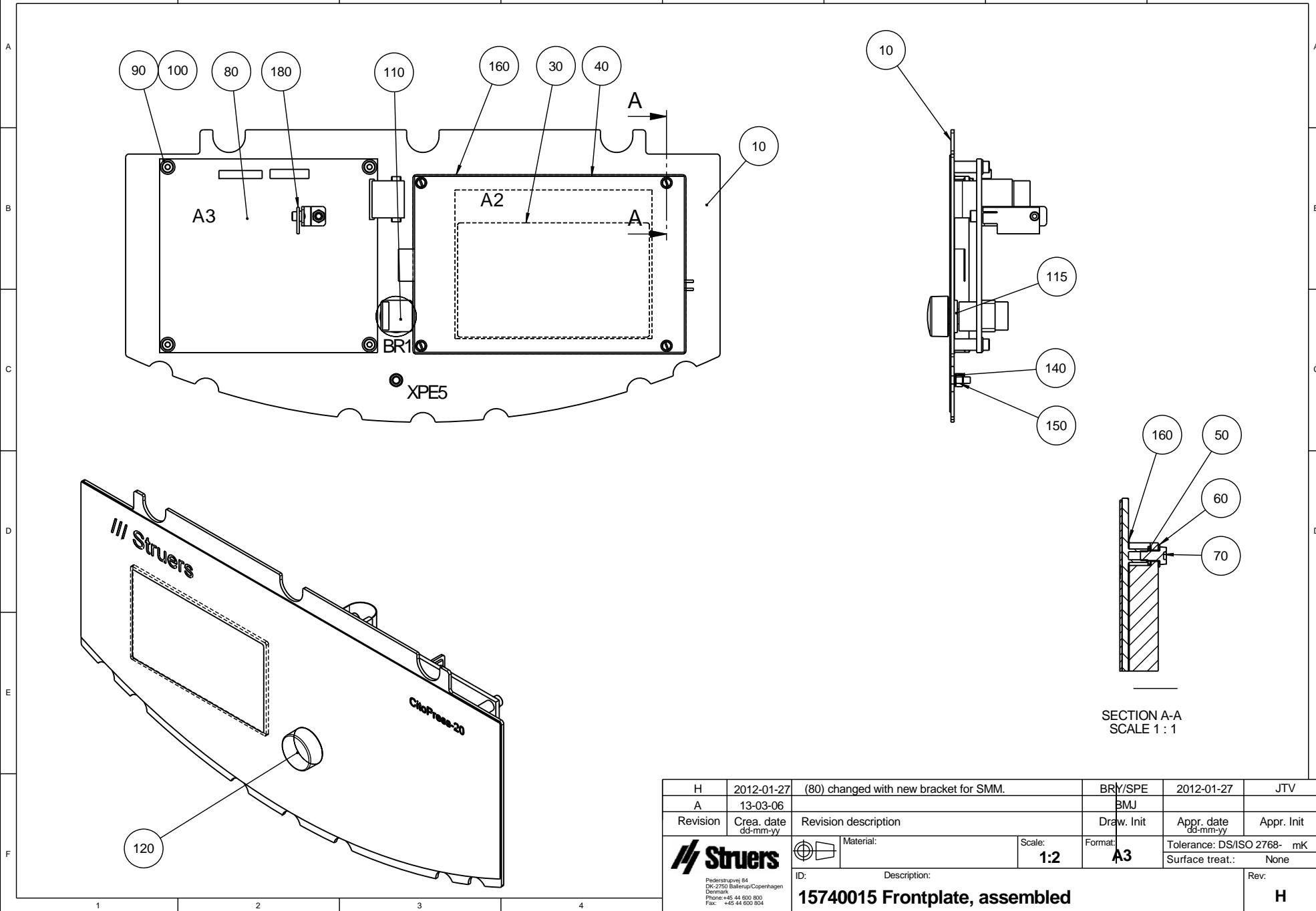

H	2012-01-27	(80) changed with new bracket for SMM.	BRY/SPE	2012-01-27	JTV
A	13-03-06		BMJ		
Revision	Crea. date dd-mm-yy	Revision description	Draw. Init	Appr. date dd-mm-yy	Appr. Init
Struers					
Pederstrupvej 84 DK-2770 Ballerup/Copenhagen Denmark Phone: +45 44 600 800 Fax: +45 44 600 804	Material:	Scale:	Format:	Tolerance: DS/ISO 2768- mK	
		1:2	A3	Surface treat.:	None
ID:	Description:			Rev:	
15740015 Frontplate, assembled					H

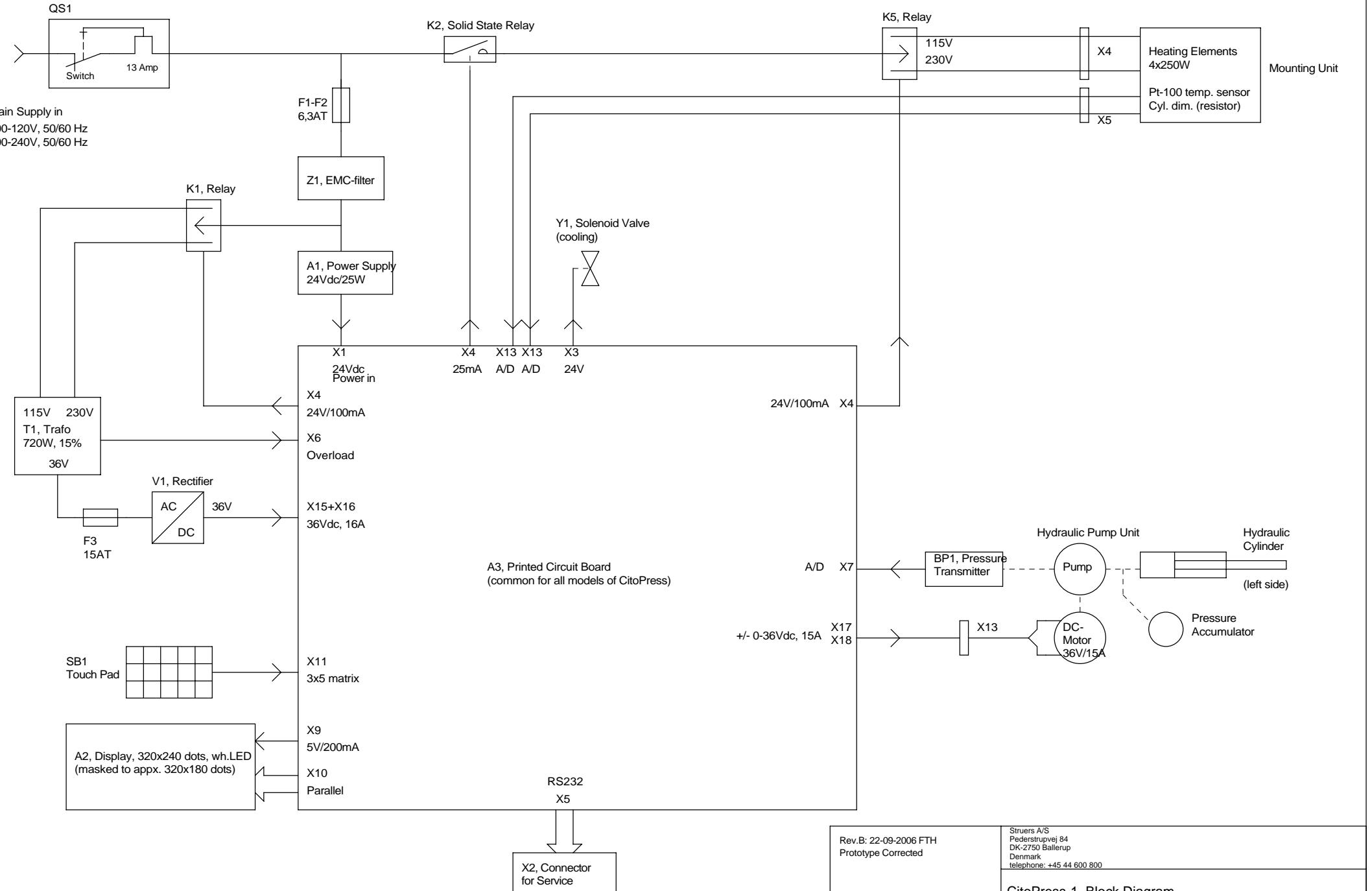



Rev.B: 22-09-2006 FTH
Prototype Corrected

Struers A/S
Pederstrupvej 84
DK-2750 Ballerup
Denmark
telephone: +45 44 600 800


CitoPress-1, Block Diagram

Size A3	CAGE Code	DWG NO	Rev B
		15733050	
Friday, October 13, 2006	Scale	FTH / FTH	Sheet 1 of 1



Main Supply Input:
 - 100-120V, 50/60Hz
 - 200-240V, 50/60Hz

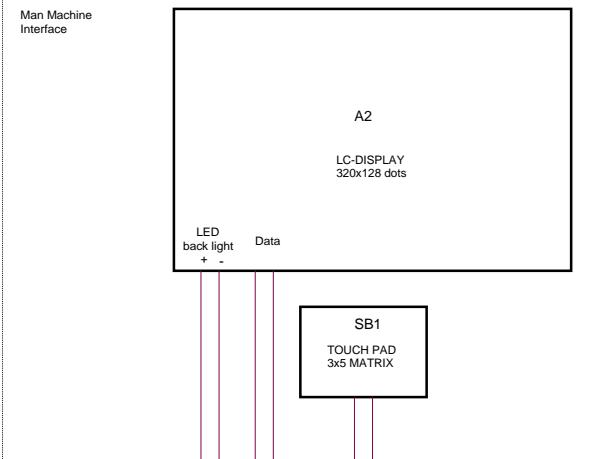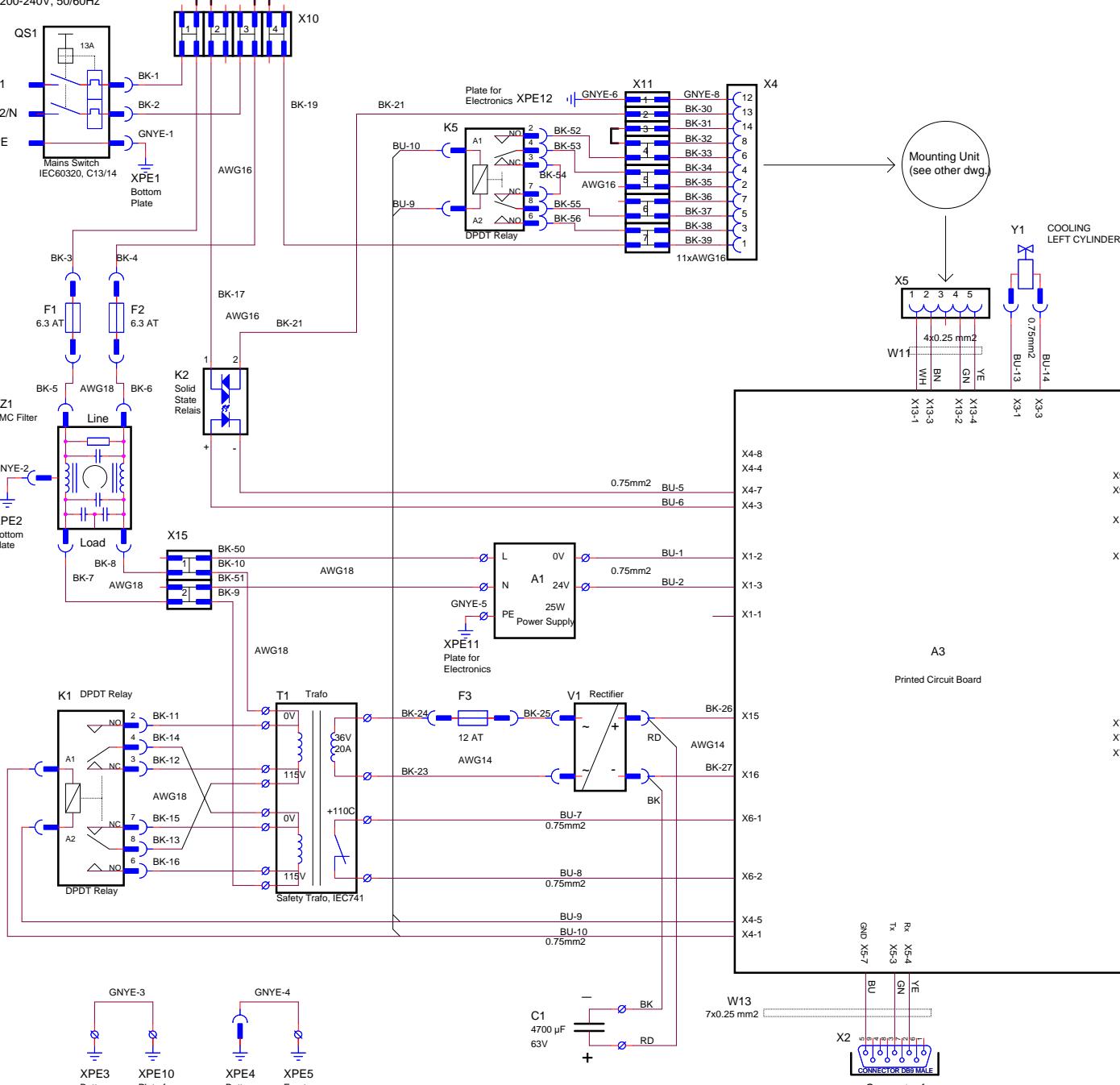



Rev. B: 25-9-2008 FTH Prototype Corrected Rev. C: 1-8-2008 AKR Changes to W118 Rev. D: 14-10-2004 FTH C1 added, F3 changed to 12AT Rev. E: 2014-12-23 FTH RV1-RV2 removed, X10 changed	STRUEJS A/S Pedersvej 84 DK-2700 Ballerup Denmark +45 44 800 800
CitoPress-1, Circuit Diagram	
Size A2 CAGE Code < Cage Code >	
DWG NO 15773100 Rev E	
Wednesday, January 14, 2015	
Scale	Sheet 1 of 1

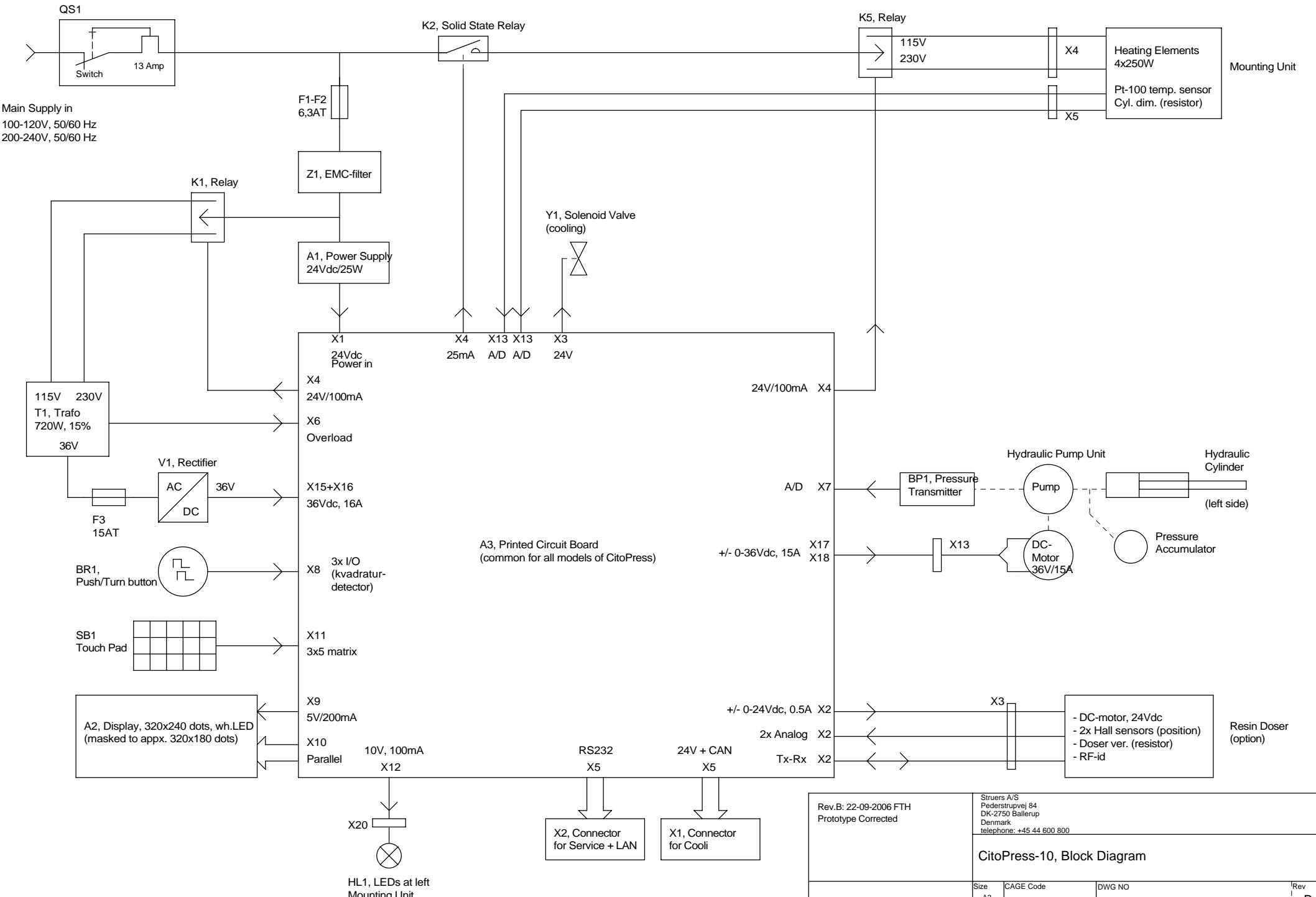

Main Supply Input:
 - 100-120V, 50/60Hz
 - 200-240V, 50/60Hz

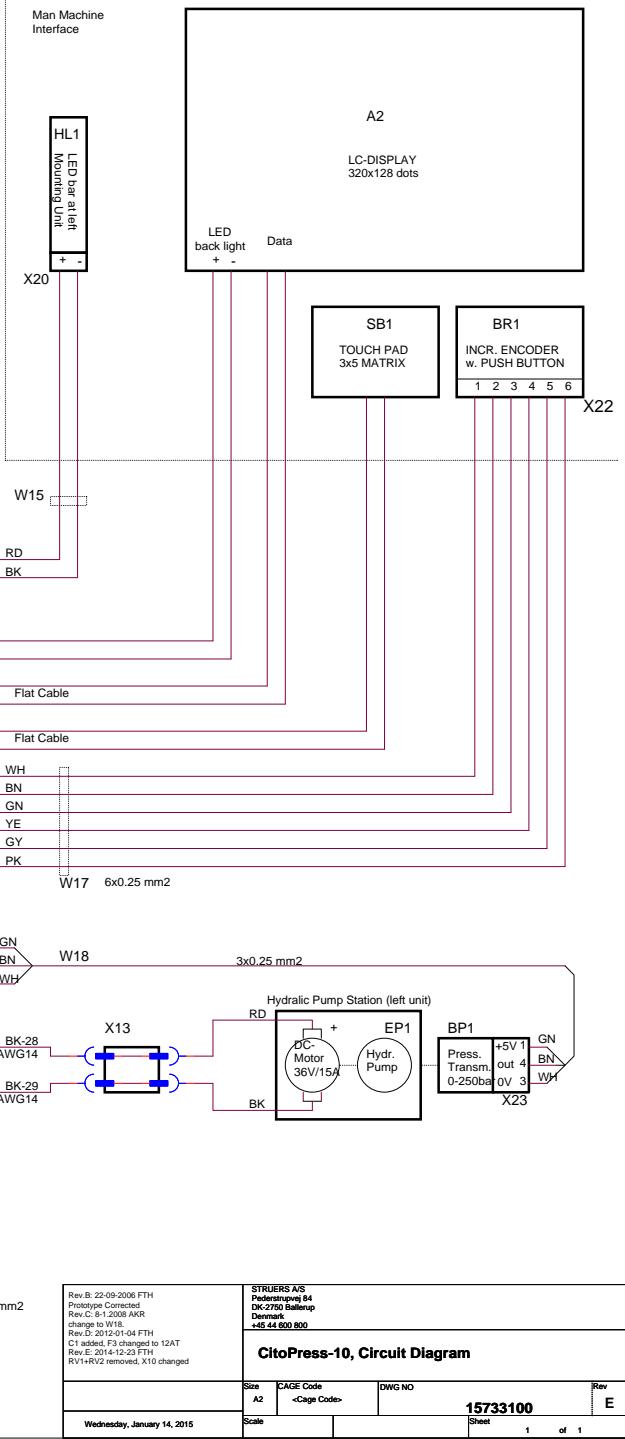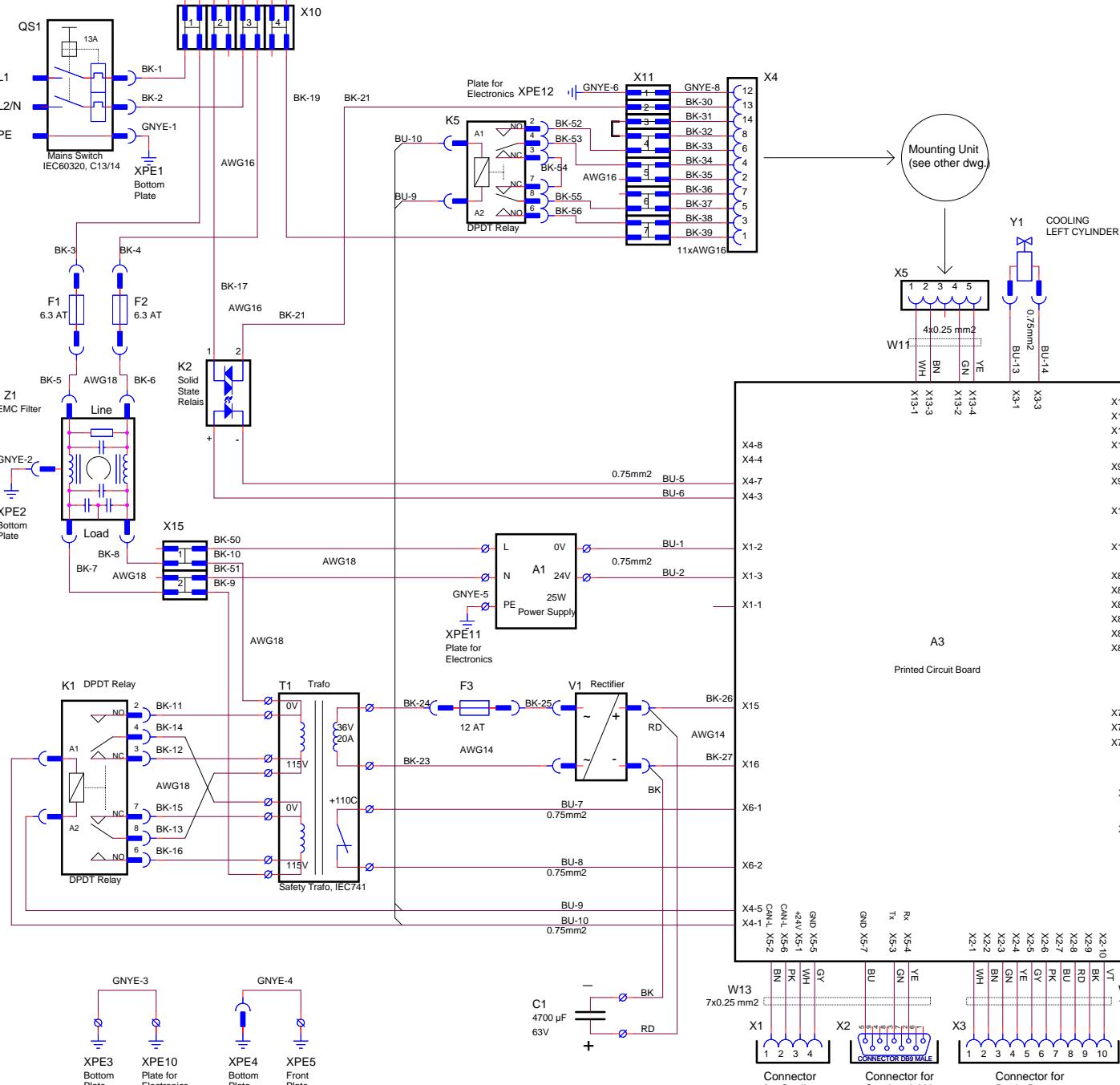

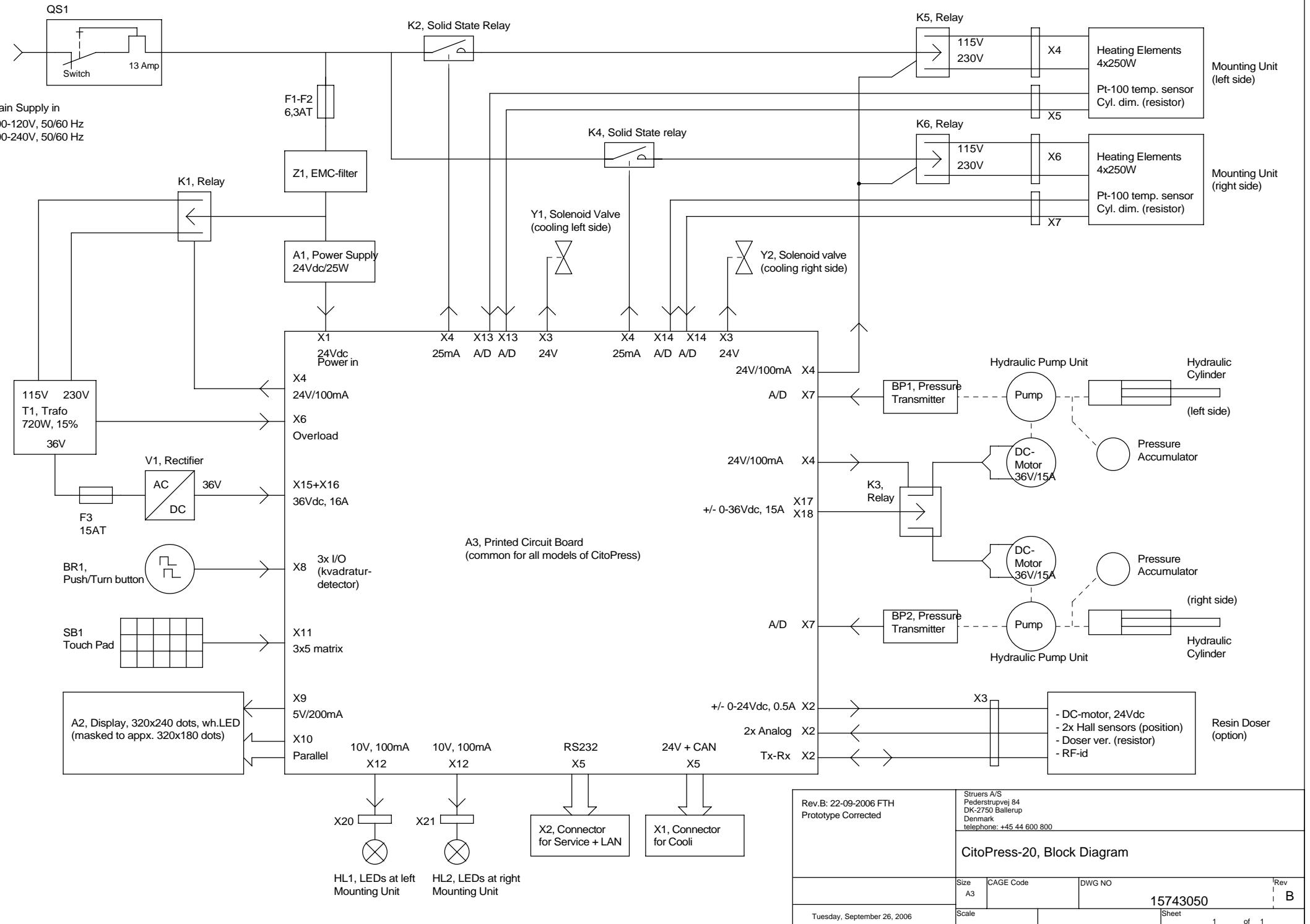

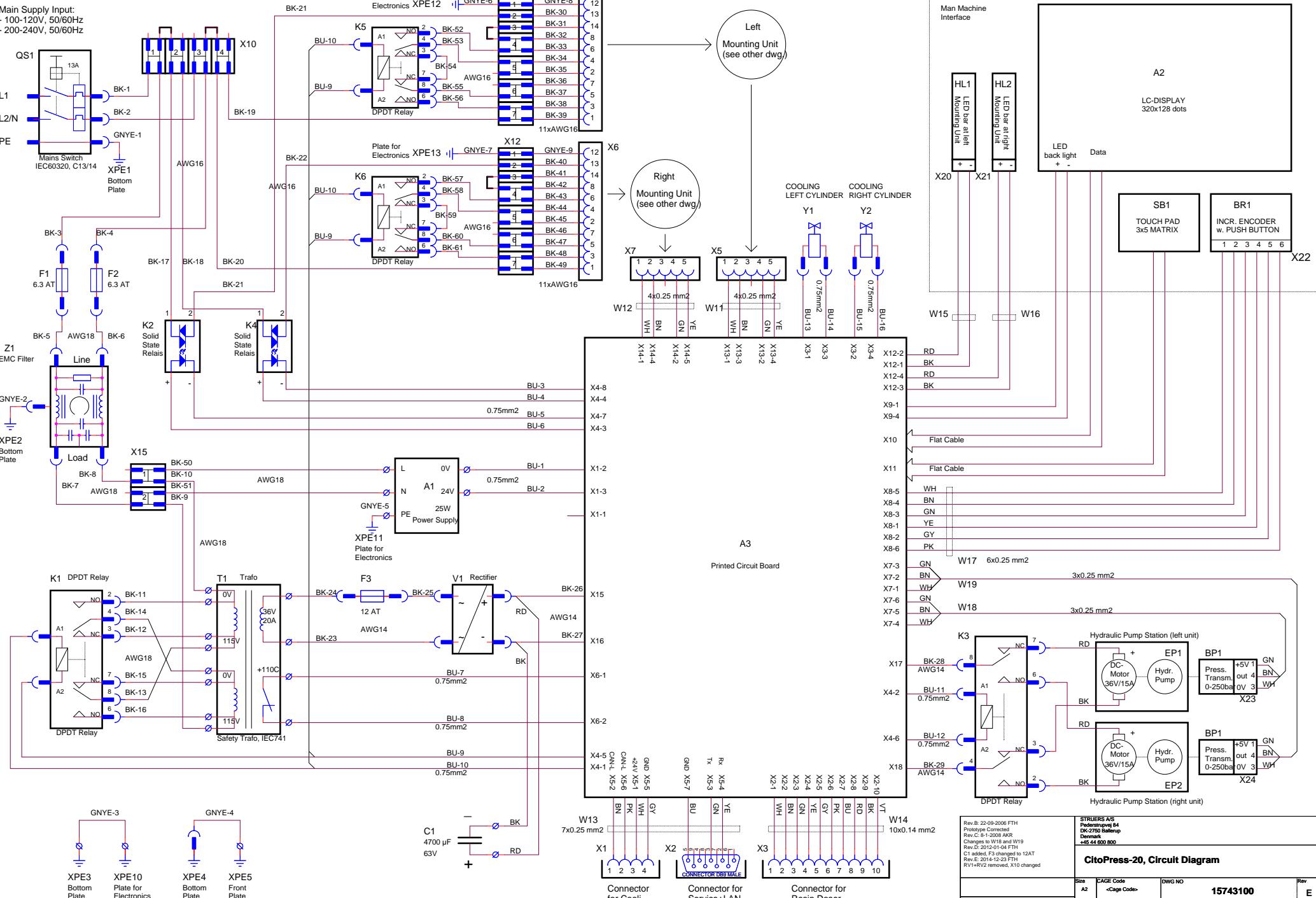

STRIJERS A/S
 Pedersensvej 84
 DK-2700 Ballerup
 Denmark
 +45 44 800 800

CitoPress-20, Circuit Diagram

Size	CAGE Code < Cage Code >	DWG NO	Rev
A2		15743100	E
Sheet	1	of 1	

Wednesday, January 14, 2015



Pederstrupvej 84
DK-2750 Ballerup
Denmark